


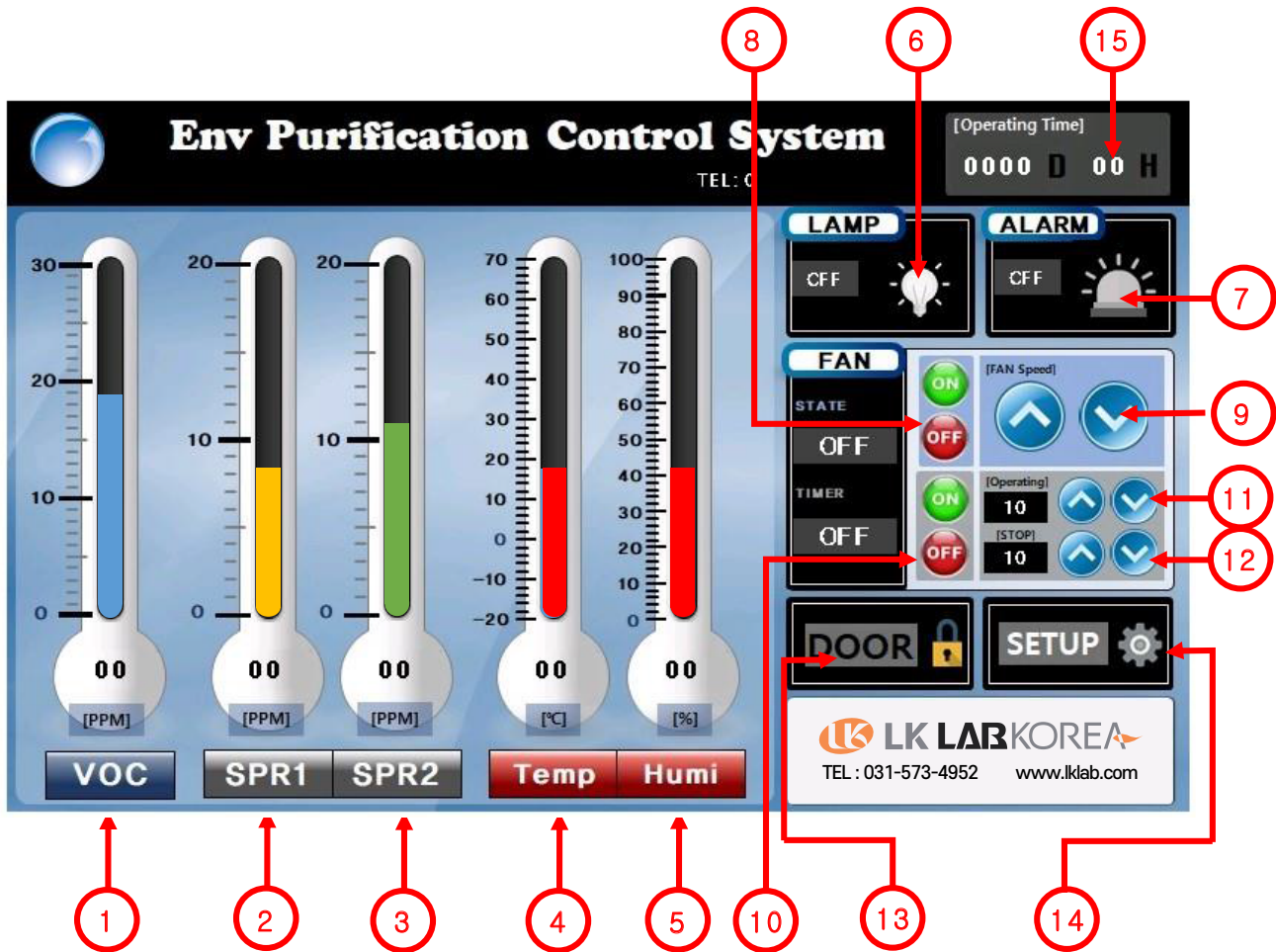


■ 시약장 제어 컨트롤부 각부 명칭

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. VOC | : 시약장 내부 VOC 가스 농도 표시 |
| 2. SPR1 | : 시약장 내부 (옵션사항) 가스 농도 표시 |
| 3. SPR2 | : 시약장 내부 (옵션사항) 가스 농도 표시 |
| 4. Temp | : 시약장 내부 온도 표시 |
| 5. Humi | : 시약장 내부 습도 표시 |
| 6. Lamp | : 시약장 내부 전등 ON/OFF 설정 (옵션사항) |
| 7. Alarm | : 설정 기준치 이상일 때 알람 제어 |
| 8. Fan | : 시약장 환기팬 ON/OFF 설정 |
| 9. Fan Speed | : 설정된 속도로 환기팬 가동(1-5단계) |
| 10. Timer | : 설정된 시간으로 (초기 10분단위) Fan On/OFF반복 |
| 11. Operating | : 시약장 환기팬 가동 시간 표시 (단위 시간 설정) |
| 12. STOP | : 시약장 환기팬 중지 시간 표시 (단위 시간 설정) |
| 13. Door | : 시약장 잠금장치 설정 잠금/열림 |
| 14. SETUP | : 환경설정 (공장 출고시 초기 설정) |
| 15. Operating Time | : 가동시간 표시 |

제어 컨트롤부 설명서

■ 시약장 동작 방법


- 알람 설정 : 7번 경광등 모양을 터치하면 ON /OFF 할 수 있습니다.
1-5번 사항 기준치 이상일 때 알람 출력
(기본설정: VOC1 , 온도 , 습도 , 이상일 때 알람 출력)
- 환기팬 가동 : 8번 녹색/적색 아이콘을 터치하면 환기팬이 ON/OFF 동작합니다.
9번 터치로 1-5단계 설정한 속도로 팬 속도를 조절할 수 있습니다.
- 타이머 기능 : 11-12번 터치로 환기팬의 가동/중지 시간을 설정할 수 있으며
10번 녹색-ON/적색-OFF 아이콘 터치로 설정된 시간만큼
환기팬의 가동을 반복할 수 있습니다.
- 잠금장치 설정 : 13번 터치하여 시약장 DOOR를 잠금/해제할 수 있습니다.

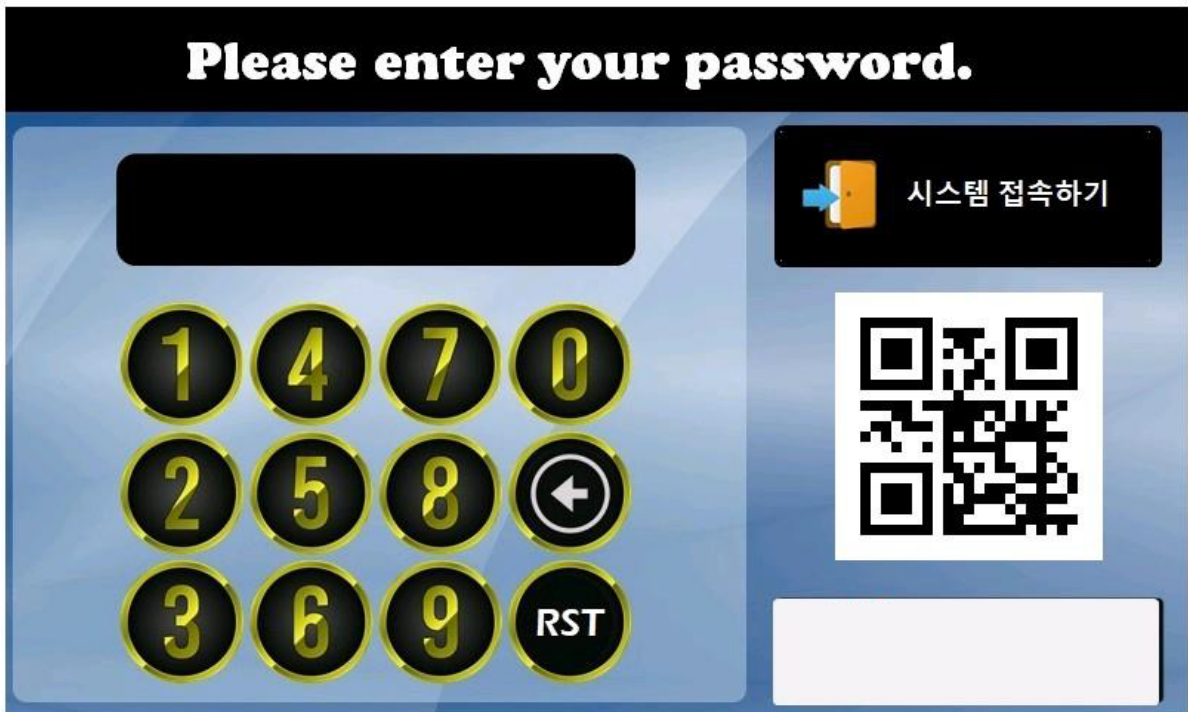

■ 잠금장치 설정 방법

<초기 PW : 9999>


- ▷ 13번 터치시 위의 화면 표시
- ▷ 잠금 설정 - 시약장의 문을 닫고 13번 터치 후 표시 화면에서 비밀번호를 입력하고 화살표 버튼(↵)을 터치하면 잠금이 완료됩니다.
- ▷ 열림 설정 - 13번 터치 후 표시 화면에서 비밀번호를 입력하고 화살표 버튼(↵)을 터치하면 잠금이 해제됩니다.

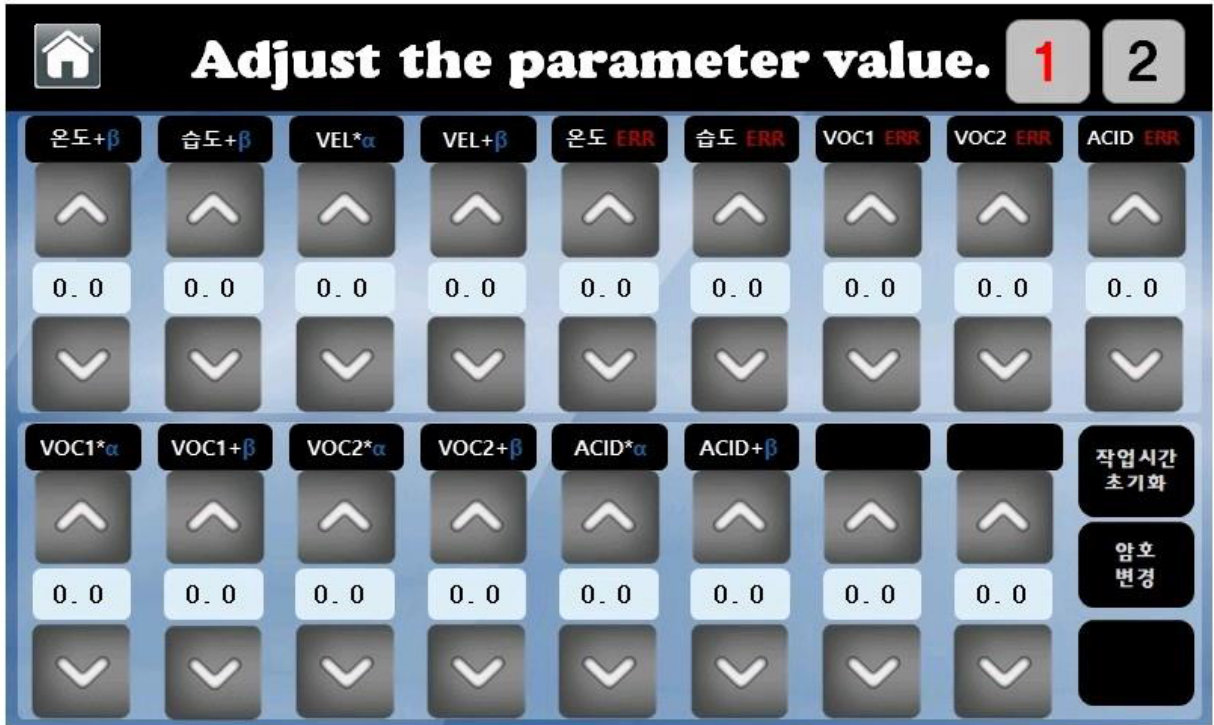

■ 설정 화면 1

- ▷ 14번(SETUP)을 터치하면 표시되는 화면(1)입니다. 필요한 온도, 습도, 가스 농도의 범위를 조절할 수 있으며, ERR값 설정으로 알람이 출력되는 기준을 설정할 수 있습니다.
- ▷ 검지되는 가스의 종류는 옵션 추가할 수 있으며, 동일 화면에서 농도, 초과 기준 등을 동일하게 설정 가능합니다.
- ▷ 초기 Setting 값
VOC 25 / 온도 40 / 습도 80

※ VOC 등의 명칭은 프로그램상으로만 변경 가능하니, 출고한 업체쪽으로 (주식회사 엘케이랩코리아, 031-573-4952) 연락주시시오.

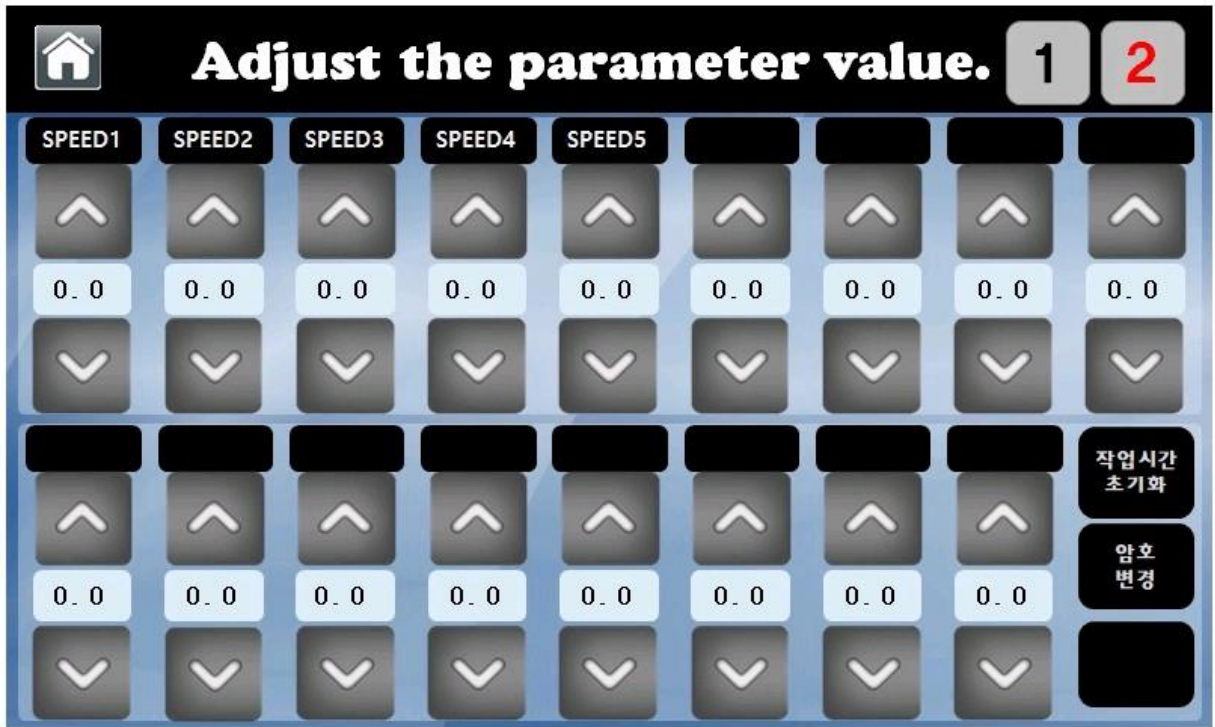

■ 설정 화면 2

- ▷ 14번(SETUP)을 터치하면 표시되는 화면(2)입니다.
- ▷ 환기팬의 속도를 1-5단계로 설정 가능하며, 각 단계의 속도를 설정할 수 있습니다.
- ▷ 5단계까지 필요하지 않을 경우 값을 0.0으로 설정하면 사용 단계를 조절할 수 있습니다.
- ▷ 초기 Setting 값
 - Speed 1 : 60
 - Speed 2 : 100
 - Speed 3 : 150
 - Speed 4 : 200
 - Speed 5 : 255