



# Incubator

## User Guide

배양기 | version 1.0

Model

I03-91-015, I03-91-025, I03-91-035

(※) 엘케이랩코리아 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 사용자 설명서는 구입하신 제품의 기능 및 사용방법, 주의 사항에 대해서 기술하고 있습니다.

제품 사용 전에 반드시 주의 깊게 읽고 본 제품의 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.

사용자의 주의가 필요한 부분에는 아래와 같은 경고 표시가 있으니 사용시에 특별히 주의하시기 바랍니다.



[경고 표시]

위험한 상황을 나타내는 표시입니다. 경고 사항을 지키지 않았을 때 심각한 상해를 입거나 기기가 파손될 수 있습니다.



[주의 표시]

주의 해야 하는 상황을 표시합니다.  
기기를 조작하거나 구동 할 때 주의해서 실행해야 합니다.

# [ 목 차 ]

<b>1. 준비편</b>	<b>5</b>
1.1 제품 소개	5
1.2 제품 특징	5
1.3 제품 구조	6
1.4 제품 설치	9
<b>2. 사용편</b>	<b>10</b>
2.1 온도 컨트롤러 명칭 및 기능	10
2.2 FIX MODE (한 가지 온도로 구동)	12
2.3 Program MODE (여러가지 온도로 구동)	14
2.4 기타 기능	17
<b>3. 유지 관리편</b>	<b>18</b>
3.1 사용 후 관리	18
3.2 이상증상 및 조치사항	18
3.3 제품 A/S	20
<b>4. Specification</b>	<b>21</b>

# 1. 준비편

## 1.1 제품 소개

본 제품은 균 배양이나 세균 배양 그리고 동,식물의 조직 배양 등 각종 배양 실험에 사용됩니다. 또한 각종 시료 저장이나 식물 저장 실험, 환경 변화 실험 등과 같은 항온 실험에도 유용합니다.

다양한 기능과 안전장치를 통해 사용자의 편리성과 안전성을 최대로 고려 하였습니다.

## 1.2 제품 특징


### 1.2.1 성능과 편리성

- 열풍 순환방식으로 온도 분포도가 균일 합니다.
- 5단계 풍량 조절 기능을 통해 시료 확산을 방지 할 수 있습니다.
- Glass Door를 통해 편리하게 내부를 관찰 할 수 있습니다.
- Graphic LCD Display Controller를 장착하여 쉽고 간편하게 사용 하실 수 있습니다.
- 여러 단계의 온도를 제어 할 수 있는 Program 기능이 내장되어 있습니다. (10step 제어 가능)
- 고성능 마이크로프로세서를 통한 PID 제어 시스템으로 빠르고 정밀한 온도 제어가 가능합니다.
- 실험 환경에 맞춰 자동으로 PID 값을 계산할 수 있는 AUTO TUNING 기능을 내장 하고 있어 빠르고 편리하게 실험 온도를 제어 할 수 있습니다.
- RS485 통신 포트를 통해 자유롭게 실험 데이터를 PC로 전송 받을 수 있습니다.

### 1.2.2 안전성

- 2중화 과온 안전장치 장착 (1차 Controller 과온 알람, 2차 과온 차단 회로)
- Door가 열리면 Heater 와 Fan이 정지하여 고온으로부터 사용자를 보호 합니다.
- 이상 상황 발생시 Buzzer 와 화면의 메시지를 통해 알립니다.

## 1.3 제품 구조

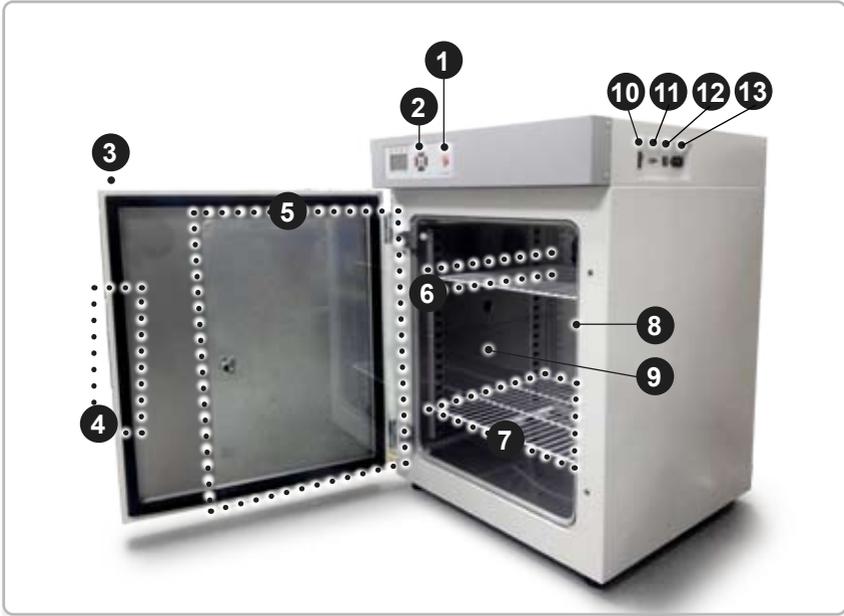

[배양기 - 각 명칭]

[1] Over Temp. Limiter

[2] 온도 Controller

[3] Door

[4] Door Handle

[5] Glass Door

[6] Shelf rail

[7] Shelf

[8] Door Packing

[9] Chamber

[10] Power Switch

[11] 통신 Port

[12] 누전차단기

[13] Power Cord

**[1] Over Temp. Limite**

설정 온도보다 높게 올라가면 Heater 전원을 차단하여 과온을 방지 합니다.  
실험 온도 보다 10% 정도 높게 설정 해야 합니다.

**[2] 온도 Controller**

내부와 외부 사이에 단열 처리가 되어있어 표면이 뜨겁지 않게 되어 있습니다.

**[3] Door**

Door를 여닫을 수 있는 손잡이 입니다.

**[4] Door Handle**

Door를 여닫을 수 있는 손잡이 입니다.

**[5] Glass Door**

내부를 관찰 할 수 있는 강화 유리로 된 Door 입니다.

**[6] Shelf rail**

Shelf를 고정하는 rail 입니다. Shelf의 높낮이를 조절 할 수 있습니다.

**[7] Shelf**

Wire / Perforated 2종류가 있으며 시료를 올려 놓습니다.

**[8] Door Packing**

고온용 Packing으로 내부를 밀폐 시켜 줍니다.

**[9] Chamber**

Stainless로 되어 있으면 실험을 할 수 있는 공간입니다.

**[10] Power Swtich**

주 전원 ON/OFF 스위치 입니다.

**[11] 통신 Port**

RS485 통신 Port 입니다.

**[12] 누전차단기**

과전류와 누전을 차단해주는 차단기 입니다.

**[13] Power Cord**

기기에 전원을 공급하는 전원 코드 입니다.

## 1.4 제품 설치

### 1.4.1 제품 구성품

제품 본체 1set, 파워 코드선 1ea, 와이어 선반 2ea,  
선반 고리 8ea, 사용자 설명서 1부

### 1.4.2 제품 설치 환경

- 직사광선은 피해 주십시오.
- 진동이 적고 평평한 곳에 설치해 주십시오.
- 제품 주위 온도는 5°C 이상 40°C 이하로 유지해 주십시오.
- 제품 주위 습도는 RH 80% 이하를 유지해 주십시오.
- 가연성 가스가 누출될 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- 강한 고주파 Noise가 발생 할 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- 누전, 누수의 위험이 있는 장소에 설치하지 마십시오.
- 부식성 가스나 분진이 많은 환경에 설치하지 마십시오.



/ 주위 온도가 5°C ~ 40°C 이고  
습도가 80% 이하인 곳에 설치해 주십시오.

### 1.4.3 전원 연결


- 1) Power Switch 와 누전차단기를 Off로 놓습니다.
- 2) Power Cord가 본체와 분리되어 있는 경우 본체와 먼저 연결하고 Cord를 콘센트에 연결합니다.



/ 전원 연결 시 제품 측면에 전원 사양을 반드시 확인하고 사양에 맞는 전원을 공급해 주십시오.  
/ 반드시 접지가 되어있는 전원을 사용 하십시오.  
/ 젖은 손으로 Power Cord를 만지지 마십시오.

## 2. 사용편

### 2.1 온도 컨트롤러 명칭 및 기능

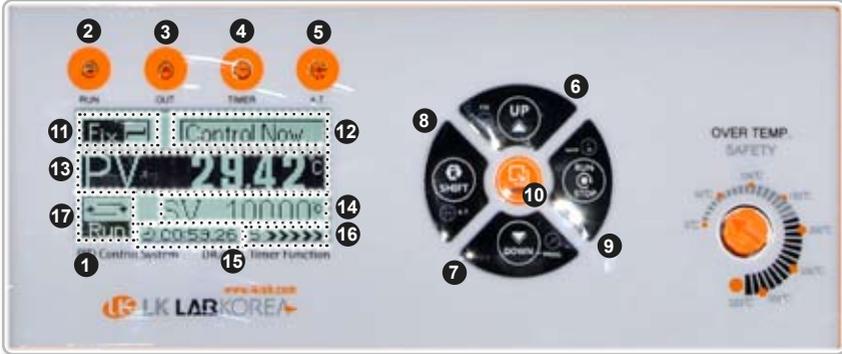

#### [1] Graphic LCD

기기의 상태 및 각종 데이터가 표시 됩니다.

#### [2] Run Lamp

기기가 Run 상태 일 때 점등 됩니다.

#### [3] Heater Lamp

Heater의 출력량을 점멸하며 표시해 줍니다.

#### [4] Timer Lamp

기기가 Timer Run 상태 일 때 점등 됩니다.

#### [5] A.T Lamp

Auto Tuning 상태 일 때 점등 됩니다.

#### [6] UP key

설정 값 증가와 Fix 모드 설정에 사용하는 키 입니다.

#### [7] Down key

설정 값 감소와 Program 모드 설정에 사용하는 키 입니다.

**[8] Shift key**

설정 값 자리 이동과 Auto-tuning에 사용하는 키 입니다.

**[9] Run/Stop key**

기기의 운전/정지, 설정 값 저장에 사용하는 키 입니다.

**[10] Mode key**

메뉴를 전환 시킬 때 사용하는 키 입니다.

**[11] MODE 표시**

FIX MODE(한단계 온도 운전) 와 PROGRAM MODE(여러단계 온도 운전)이 있습니다.

**[12] 메시지 창**

기기의 상태에 관련된 메시지를 표시합니다.

**[13] PV 표시**

현재 온도 값을 표시합니다.

**[14] SV 표시**

목표 온도 값을 표시합니다.

**[15] TIMER 표시**

TIMER 운전 중일 때 남아있는 시간을 표시합니다.  
 " --.---.-- " 는 타이머 OFF 표시입니다.

**[16] FAN Speed 표시**


내부 순환 FAN 단계를 표시 합니다. [0~5단계 까지 설정 가능]

**[17] RUN/STOP 표시**


RUN/STOP 상태를 표시합니다.

## 2.2 FIX MODE (한 가지 온도로 구동) / 구동 방법

MODE 상태를 확인하고 FIX MODE가 아니면 <UP KEY>를 3초간 눌러 FIX MODE로 전환 합니다.

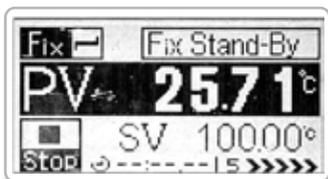

· Fix Mode Stand-By

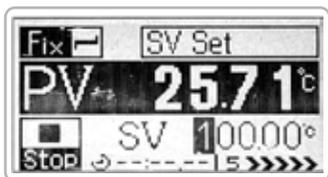


· SV Set Mode  
- SV 값을 설정 합니다.




· Timer Set Mode  
- Timer 시간을 설정 합니다.



구동 방법 계속 ▶

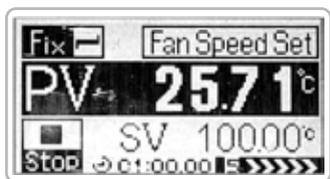

- Fan Speed Set Mode
- Fan Speed를 설정 합니다.

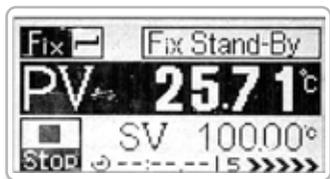

- Fix Mode Stand-By



2초




- Run 시작



/ Fan Speed를 낮추면 내부 온도 편차가 심해질 수 있습니다.

### 2.3 Program MODE (여러가지 온도로 구동) / Program 설정

Mode 상태를 확인하고 Program Mode가 아니면 <DOWN KEY>를 3초간 눌러 Program Mode로 전환 합니다.

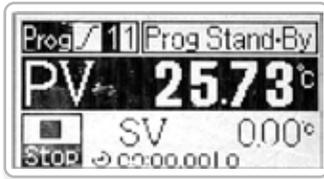

· Program Mode Stand-By



· End Step Set mode

- STEP 갯수를 설정 합니다.  
설정된 개수 만큼 온도 단계를 설정 할 수 있습니다.



· Step-1 SV Set mode


- 1 STEP SV를 설정 합니다.



Program 설정 계속 ▶



- Step-1 Timer Set mode
- 1 Step 운전 시간을 설정 합니다.

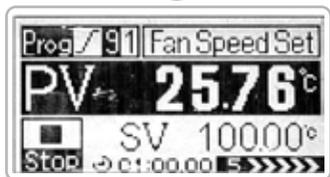

- Step-1 Fan Set Mode
- 1 Step Fan Speed를 설정 합니다.




- Step-2 SV Set mode
- 2 STEP SV를 설정 합니다.



- Step-2 Timer Set mode
- 2 Step 운전 시간을 설정 합니다.



Program 설정 계속 ▶

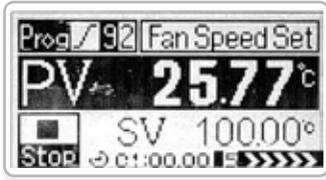

· Step-1 Fan Set Mode  
 - 1 Step Fan 단계를 설정 합니다.



· 같은 방법으로 설정된 END Step까지의 온도, 시간, Pump 단계를 설정 합니다.



· Program Mode Stand-By

2초




· Run 시작

## 2.4 기타 기능


Auto Tuning은 기기 스스로 실험 환경에 맞는 최적의 P.I.D Gain을 계산하여 보다 정확하고 빠른 실험을 할 수 있습니다.

계산된 Gain은 자동 저장 되기 때문에 같은 조건의 실험은 한번만 Tuning을 실행 하면 됩니다.

Auto Tunning 상태에서에서만 시작할 수 있습니다.

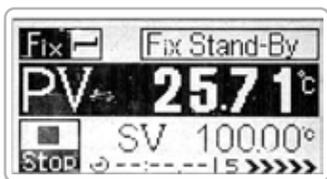

· Fix control mode

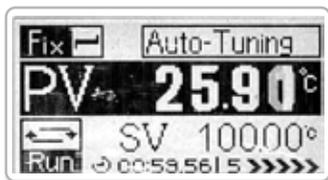

· Auto-Tuning 메시지와 함께 실행 됩니다.

- \* Auto-Tuning이 끝나게 되면 설정된 온도로 제어 합니다.
- \* Auto-Tuning을 중지하려면 다시 Shift 키와 RUN/STOP키를 동시에 2초간 누릅니다.



/ Auto-tuning 중에는 연산을 하기 위해 설정 온도에 도달하기 까지 Heater에 100% 출력을 주기 때문에 설정온도 보다 높게 올라 갈 수 있습니다.

## 3. 유지 관리편

### 3.1 사용 후 관리

- [1] 실험이 끝나면 Power Switch와 누전 차단기를 off 로 놓습니다.
- [2] 기기가 오염이 됐을 경우 Power cord를 뽑고 오염된 부분을 알코올 종류로 닦아 주십시오.
- [3] 장시간 사용하지 않을 때는 Power cord를 뽑고 깨끗하게 닦아 보관해 주십시오.



/ 청소 할 때 강한 산성이나 알칼리성 용액, 휘발성 용액은 사용하지 마십시오.  
또한 청소 후 완벽하게 건조 시켜 주십시오.

### 3.2 이상증상 및 조치사항

#### 3.2.1 기기가 켜지지 않는 경우

- 1) 사용 전원을 확인하여 주십시오.
- 2) 기기 본체 옆면에 누전차단기가 ON으로 되어 있는지 확인해 주십시오.
- 3) 기기 본체 옆면에 Power Switch가 ON으로 되어 있는지 확인해 주십시오.
- 4) Power Cord가 콘센트에 잘 결속 되어 있는지 확인해 주십시오.
- 5) 기기가 연결되어 있는 콘센트의 차단기가 켜져 있는지 확인해 주십시오.
- 6) 모든 조치를 했음에도 정상 작동하지 않으면 당사 A/S 부로 연락해 주십시오.

#### 3.2.2 기기의 누전차단기가 계속 단락 되는 경우

- 1) 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

## 3.2.3 온도 제어가 되지 않는 경우

- 1) Over Temp. Limiter의 설정 온도가 실험 온도보다 10%정도 높게 설정되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 2) Auto tuning을 실행해 주십시오.
- 3) Fan 속도를 5단계로 설정해 주십시오.
- 4) 조치 했음에도 정상 작동하지 않으면 당사 A/S부로 연락해 주십시오.


## 3.2.4 에러 메시지

- 1) Door Open



\*기기의 도어가 열려있을 때 메시지입니다.

- 2) Sensor Open error

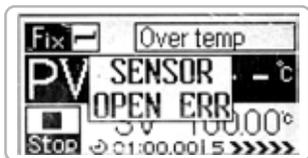

\*센서에 이상이 있을 때 발생합니다. 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

- 3) LBA(제어루틴단선 경보)



\*Over Temp. Limiter가 실험 온도보다 10% 정도 높게 설정해 주십시오. 조치 후에도 같은 메시지가 나타나면 당사 A/S부로 연락해 주십시오.



/ A/S가 발생할 경우 당사 A/S부 또는 구입처에 연락하여 수리 받아야 합니다. 임의 적으로 기기를 분해하거나 부품을 교체하시면 수리가 불가 할 수도 있습니다.  
/ 정상적인 한계를 벗어난 고장은 A/S 처리가 불가 할 수도 있습니다.

**3.3 제품 A/S****[1] 무상 보증 기간**

무상 보증 기간은 구입 연월일로부터 1년입니다. 1년이 지난 후에는 무상 보증 수리 서비스를 받으실 수 없으며 수리 비용이나 부품 교체 비용을 지불해야 합니다. 무상 보증 기간 내에는 (주)엘케이랩코리아 A/S부나 구입하신 영업점에서 A/S 서비스를 받으실 수 있습니다.

**[2] 무상 보증을 받으실 수 없는 경우**

화재나 침수 등으로 인한 고장이나 사용시 부주의로 인한 오염, 정격 전원을 사용하지 않은 경우, 비 정상적인 상황에서의 기기 사용, 작동 미숙이나 오용으로 인한 고장은 무상 보증을 받을 수 없는 요인이 될 수 있습니다.

**[3] A/S 받는 방법**

우선 당사 A/S부나 구매한 영업점에 연락을 하시고 A/S 받을 제품의 자세한 증상과 함께 연락처를 동봉하여 보내 주시기 바랍니다. A/S 접수 후 견적을 먼저 보내드립니다. 견적 검토 후 제품 수리 의사를 결정 하시기 바랍니다. 견적 제출 후 2주 이내에 연락이 없는 경우 수리 제품은 반송되니 참고 하시기 바랍니다.

(주)엘케이랩코리아 A/S부 : 031-572-4952

## 4. Specification

Cat. no.	Model	Capacity	Range
I03-91-015	LI-IS060	60 L	Ambient +5°C ~ 80°C
I03-91-025	LI-IS150	150 L	
I03-91-035	LI-IS200	200 L	

Cat. no.		I03-91-015	I03-91-025	I03-91-035
Model		LI-IS060	LI-IS150	LI-IS200
Capacity		60 L	150 L	200 L
Controller	Control / Display	PID Control, Autotuning / GLCD (Graphic LCD)		
	Resolution	0.01°C		
Temperature	Range	Ambient +5°C ~ 80°C		
	Accuracy at 37°C	±0.05°C		
	Uniformity at 37°C	±0.54°C	±0.63°C	±0.68°C
Dimension	Interior (w×d×h)	420×350×450 mm	500×510×600 mm	630×515×630 mm
	Exterior (w×d×h)	530×470×720 mm	650×710×895 mm	740×630×910 mm
Material	Interior	304 Stainless Steel		
	External	Powder Coated Steel		
Electric Supply	Power	1 Phase / 220VAC / 60 Hz		
	Max Consumption	400 W (1.9 A)	600 W (2.8 A)	800 W (3.7 A)
	Power Line	Standard Plug		
Other	Wire Shelf	1 ea	2 ea	

- 0.01°C의 정밀 제어 구현
- 내부 순환 Fan을 통한 정밀한 온도 분포도
- Door Open시 Fan 정지 기능, 온도 변화 최소화
- 5단계 풍량 조절 기능을 통한 시료 확산 방지
- Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 User Interface
- 10 Step Temperature & Time Program Controller
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- LK Labkorea

## 생산물배상책임보험 증권

증권 번호	P151400668
계약자	(주)엘케이엠펙코리아
주소	[ 136-075 ] 서울특별시 성북구 개운사길 57 - 3(안암동5가)
피보험자	(주)엘케이엠펙코리아
주소	[ 136-075 ] 서울특별시 성북구 개운사길 57 - 3(안암동5가)
가입기간	2014년 04월 10일 00:00 ~ 2015년 04월 09일 24:00 (증권발행지의 표준시 기준)

**[계약일반사항]**

제품종류(명)	각종실험기기		
소급당보일	2014년 04월 10일		
재판관할지역	대한민국	매출액	₩ 2,882,000,000

**[가입조건]**

**[생산물배상책임]**

대인, 대물 일괄 연간 총 보상한도: ₩ 100,000,000  
 대인, 대물 일괄 1청구당 보상한도: ₩ 100,000,000  
 자기부담금: ₩ 1,000,000

**[사용약관]**

생산물배상책임(PL)단체보험 공제약관  
 생산물배상책임보험(III) 보령약관 - 핵심청구거주  
 납입인식오류 부담보 추가약관  
 품질저하부담보특별약관  
 제재위반부담보특별약관

**[보험료 납입] 일시납**

총 보험료 : ₩ 1,827,000  
 납입보험료 : ₩ 1,827,000 (2014년04월09일)

이 보험은 만기 환급금이 없는 소멸성 상품입니다.

표연 락 처 : 중소기업중앙회  
 손해공제부 (www.plkorea.com)

전화번호 : 1666 - 9988  
 팩스번호 : (0502) 397-0200

2014년 04월 09일  
 중소기업중앙회  
 회장 김 기



## Incubator User Guide 배양기 사용자 설명서

경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원로 77-3

Tel . 02-953-4952 [+안내에 따른 해당 내선]

Fax. [사무동] 02-953-4958 [장비동] 031-571-4958

[물류동] 031-574-4958

전시장. [Tel] 02-2272-4952 [Fax] 02-2274-4958