


USER MANUAL


LABORATORY BALLMILL

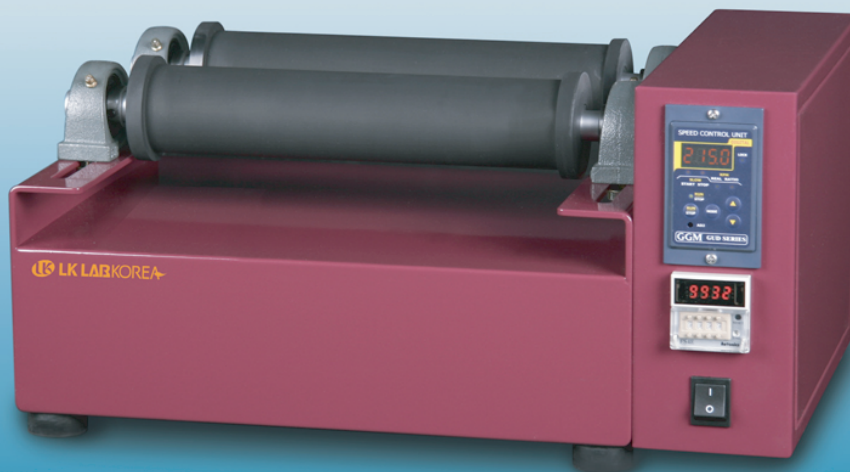

BallMill Compact Manual



■ 파리메타 기본설정

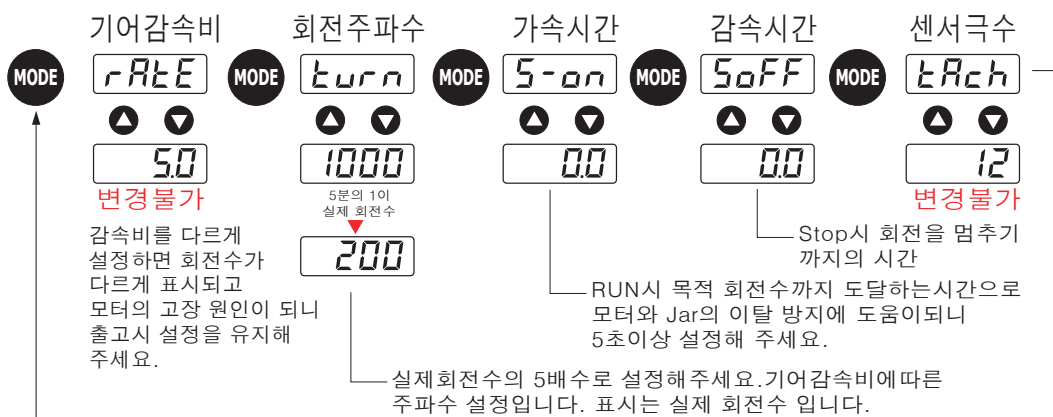


■ 설정 및 운전시작하기

- Main Power Switch ON합니다.
- key를 두번 눌러 TURN을 선택합니다.
- 2초후 주파수 설정이 표시되면 원하는 회전수의 5배수로 주파수를 설정합니다.
(모터의 기어비가 5:1로서 실제 회전수표시는 주파수 대비 1/5로 표시됩니다.)
- 회전수(주파수)를 설정하였으면 key를 눌러 운전을 시작합니다.
운전중에도 언제든지 Key를 사용하여 회전수 변경이 가능합니다.

■ 타이머 설정 방법

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- 타이머를 사용하지 않을시는 모든 수를 0로 합니다.
타이머의 표시기는 Err0로 표시됩니다. 에러표시가 아니오니 양지하시기 바랍니다.
- 타이머의 최대입력시간은 99시간 59분이고 마지막 단위는 분 입니다.
- 타이머 종료시 버저가 작동합니다. 버저의 작동을 사용하지 않을때에는 Buzzer Switch를 Off하여 주시기 바랍니다.
- 타이머 종료후 같은 조건의 반복이면 타이머의 Reset 버튼을 사용하세요.





www.lklab.com

본 사: 서울특별시 성북구 안암동5가 156-3
LKB/D 2층 136-075
TEL: 02-953-4952/Fax: 02-953-4958

전 시 장: 서울시 종로구 장사동 26-2
TEL: 02-2272-4952/Fax: 02-2274-4958

물류창고: 경기도 구리시 사노동 246-6
TEL: 031-953-4952/Fax: 031-953-4958

생산공장: 경기도 구리시 갈매동 194-2
TEL: 031-572-4952/Fax: 031-571-4958

AS Center: TEL: 070-4352-4180

<http://www.lklab.com>