

2000005504

# IKA®

Rocker 3D b/d 012016

## IKA® Rocker 3D digital



## IKA® Rocker 3D basic



Indicaciones de seguridad	ES	35
Veiligheidsinstructies	NL	35
Norme di sicurezza	IT	36
Säkerhetsanvisningar	SV	37
Sikkerhedshenvisninger	DA	38
Sikkerhedsanvisninger	NO	38
Turvallisuusohteet	FI	39
Normas de segurança	PT	40
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	41


Betriebsanleitung	DE	3
Operating instructions	EN	11
Mode d'emploi	FR	19
Инструкция по эксплуатации	RU	27

Wskazówki bezpieczeństwa	PL	41
Bezpečnostní upozornění	CS	42
Biztonsági utasítások	HU	43
Varnostna navodila	SL	44
Bezpečnostné pokyny	SK	44
Ohutusjuhised	ET	45
Drošības Norādes	LV	46
Saugos Reikalavimai	LT	47
Инструкции за безопасност	BG	47
Indicații de siguranță	RO	48






IKA®-Werke, Germany  
Reg. No. 004543

## IKA® Rocker 3D basic

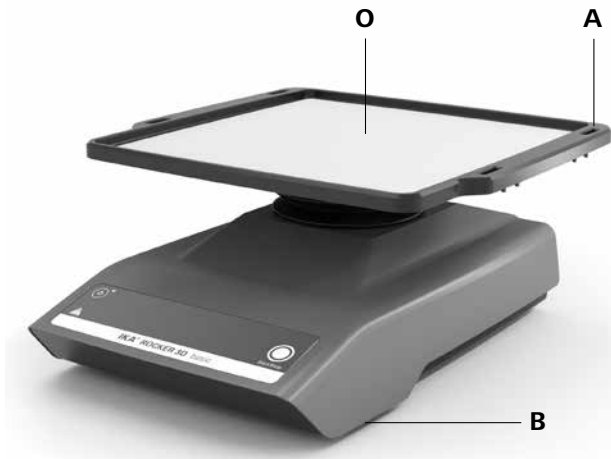

## IKA® Rocker 3D digital

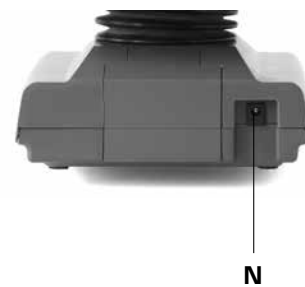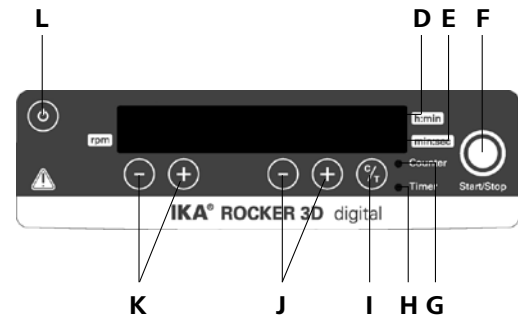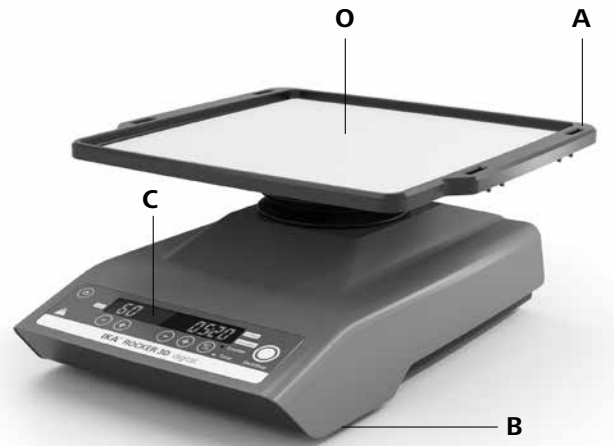

### Pos. Bezeichnung

A	Schütteltisch
B	Gerätefuß
C	LED Display
D	LED Timer h:min
E	LED Timer min:sec
F	Taste Start/Stop
G	LED Counter
H	LED Timer
I	Taste Timer
J	Tasten Einstellung Timer
K	Tasten Einstellung Drehzahl
L	Taste Power
M	LED Power ( <i>nur basic</i> )
N	Anschluss Steckernetzteil
O	Matte

### Item Designation

A	Shaking table
B	Device base
C	Display LED
D	Timer h:min LED
E	Timer min:sec LED
F	Start/Stop button
G	Counter LED
H	Timer LED
I	Timer button
J	Timer setting buttons
K	Speed setting buttons
L	Power button
M	Power LED ( <i>only basic</i> )
N	AC adapter connection
O	Mat

### Pos. Désignation

A	Table à secousses
B	Pied de l'appareil
C	Écran LED
D	Minuteur LED h:min
E	Minuteur LED min:sec
F	Touche Start/Stop
G	Compteur LED
H	Minuteur LED
I	Touche minuteur
J	Touche de réglage minuteur
K	Touche de réglage du régime
L	Touche Power
M	LED Power ( <i>uniquement basic</i> )
N	Fiche de branchement bloc secteur
O	Tapis

## Inhaltsverzeichnis

Seite

Konformitätserklärung	3
Zeichenerklärung	3
Gewährleistung	3
Sicherheitshinweise	4
Auspacken	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Inbetriebnahme	5
Zubehör	8
Wartung und Reinigung	8
Fehlercodes	9
Technische Daten	10

## Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EG, 2011/65/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht und mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 60529, EN 61326-1 und EN ISO 12100.

## Zeichenerklärung



Allgemeiner Gefahrenhinweis



Quetschgefahr!

## Gewährleistung

Entsprechend den **IKA**®-Verkaufs- und Lieferbedingungen beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Sie können aber auch das Gerät unter Beifügung der Lieferrechnung und Nennung der Reklamationsgründe direkt an unser Werk senden. Frachtkosten gehen zu Ihren Lasten.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Verschleißteile und gilt nicht für Fehler, die auf unsachgemäße Handhabung und unzureichende Pflege und Wartung, entgegen den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung, zurückzuführen sind.

# Sicherheitshinweise

## Zu Ihrem Schutz



**Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.**

- Bewahren Sie die Betriebsanleitung für Alle zugänglich auf.
- Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerät arbeitet.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Gefahrenklasse des zu bearbeitenden Mediums. Ansonsten besteht eine Gefährdung durch:
  - Spritzen von Flüssigkeiten
  - Herausschleudern von Teilen
  - Erfassen von Körperteilen, Haaren, Kleidungsstücken und Schmuck.
- Stellen Sie das Gerät frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutschfesten, trockenen und feuerfesten Fläche auf.
- Die Gerätefüße müssen sauber und unbeschädigt sein.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung Gerät und Zubehör auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Teile.



**Achtung!** Es besteht Quetschgefahr bei beweglichen Teilen zwischen Schütteltisch und Gehäuse.

- Platzieren Sie die Gefäße sicher auf dem Schütteltisch oder der gewählten Auflage bzw. dem Tablar.
- Befestigen Sie Zubehörteile gut, da sonst Schüttelgefäße beschädigt oder herausgeschleudert werden können.
- Platzieren Sie ein einzelnes Schüttelgefäß mittig und mehrere Schüttelgefäße gleichmäßig.
- Beladen Sie das Gerät nur gleichmäßig mit Proben.
- Das Ladegewicht darf 2 kg nicht überschreiten. Beachten Sie die maximal zulässigen Schüttelgewichte.
- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist bzw. mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Reduzieren Sie die Drehzahl, falls
  - Medium infolge zu hoher Drehzahl aus dem Gefäß spritzt
  - unruhiger Lauf auftritt
  - das Gerät und/oder aufgestellte Gefäße durch dynamische Kräfte zu wandern beginnen.

- Das Gerät ist nicht für Handbetrieb geeignet.
- Beachten Sie eine Gefährdung durch
  - brennbare, entzündliche Materialien
  - Glasbruch infolge mechanischer Schüttelenergie.
- Im Betrieb kann sich das Gerät erwärmen.
- Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der Energieeintrag durch das Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt auch für andere Energieeinträge, z.B. durch Lichteinstrahlung.
- Verarbeiten Sie krankheitserregende Materialien nur in geschlossenen Gefäßen unter einem geeigneten Abzug. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an **IKA®**.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** in explosionsgefährdeten Atmosphären, mit Gefahrstoffen und unter Wasser.
- Sicheres Arbeiten ist nur mit Zubehör, das im Kapitel „Zubehör“ beschrieben wird, gewährleistet.
- Montieren Sie das Zubehör nur bei gezogenem Netzstecker.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung bevor Sie den Deckel zur Einstellung des Neigungswinkels des Schütteltisches vom Gerät entfernen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit geöffnetem Deckel.
- Die Trennung des Gerätes vom Stromversorgungsnetz erfolgt nur durch Ziehen des Netz- bzw. Geräte Steckers.
- Die Steckdose für die Netzanschlussleitung muss leicht erreichbar und zugänglich sein.
- Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr läuft der **IKA® Rocker 3D basic** nicht von selbst wieder an. Der **IKA® Rocker 3D digital** läuft nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr in Modus A nicht von selbst wieder an.

## Zum Schutz des Gerätes

- Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden.
- Spannungsangabe des Typenschildes des Netzteiles muss mit Netzspannung übereinstimmen.
- Abnehmbare Geräteile müssen wieder am Gerät angebracht werden, um das Eindringen von Fremdkörpern, Flüssigkeiten etc. zu verhindern.
- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf Gerät oder Zubehör.
- Das Gerät darf nur mit dem originalen Steckernetzteil betrieben werden.

# Auspacken

## • Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus
- Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition)

## • Lieferumfang

### **IKA® Rocker 3D basic/ digital**

- **IKA® Rocker 3D basic/digital**, je nach bestelltem Typ
- Matte
- Winkelschraubendreher DIN 911 SW 4 (*nur digital*)
- Steckernetzteil, siehe Fig. 1
- Betriebsanleitung
- Garantiekarte



Fig. 1

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

### • Verwendung

Zum Mischen und Bewegen von Flüssigkeiten.

#### **IKA® Rocker 3D basic**

- Dauerbetrieb für einzelne oder mehrere Gefäße

#### **IKA® Rocker 3D digital**

- Dauerbetrieb für einzelne oder mehrere Gefäße  
- Timer-Betrieb für einzelne oder mehrere Gefäße

### • Verwendungsgebiet

- Laboratorien
- Apotheken
- Schulen
- Universitäten

Das Gerät ist für den Gebrauch in allen Bereichen, außer dem Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Wohnbezirke versorgt, geeignet.

Der Schutz für den Benutzer ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät mit Zubehör betrieben wird, welches nicht vom Hersteller geliefert oder empfohlen wird oder wenn das Gerät in nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entgegen der Herstellervorgabe betrieben wird oder wenn Veränderungen an Gerät oder Leiterplatte durch Dritte vorgenommen werden.

## Inbetriebnahme

- Prüfen ob die Netzspannung des Netzteiles mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Verbinden Sie das Gerät mit Netzteil/ genormter Netzsteckdose, Anschlusswert siehe Kapitel "Technische Daten".
- Beachten Sie auch die in den "Technischen Daten" aufgeführten Umgebungsbedingungen.

- Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr läuft der **IKA® Rocker 3D basic** nicht von selbst wieder an. Der **IKA® Rocker 3D digital** läuft nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr in Modus A nicht von selbst wieder an.



Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, ist das Gerät nach Einstecken des Netzsteckers betriebsbereit.

### **IKA® Rocker 3D basic**

Das Steckernetzteil ist für 100 V bis 240 V geeignet. Es muss der für das entsprechende Land geeignete Steckeradapter eingesetzt werden, bevor das Steckernetzteil in die Netzsteckdose gesteckt wird.



### Einschalten des Gerätes

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "Power" (**L**) ein.  
→ LED (**M**) leuchtet grün.



### Starten des Gerätes

Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (**F**), um den Schüttelvorgang zu starten. Das Gerät startet mit der fest voreingestellten Drehzahl von 30 rpm.



### Stoppen des Gerätes

Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (**F**), um den Schüttelvorgang zu unterbrechen.



### Ausschalten des Gerätes

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "Power" (**L**) aus.  
→ LED (**M**) erlischt.



## IKA® Rocker 3D digital

Das Steckernetzteil ist für 100 V bis 240 V geeignet. Es muss der für das entsprechende Land geeignete Steckeradapter eingesetzt werden, bevor das Steckernetzteil in die Netzsteckdose gesteckt wird.



### Einschalten des Gerätes

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "Power" (**L**) ein.



Auf dem Display erscheinen in der genannten Reihenfolge:

- das Testbild
- die Software-Version
- der Betriebsmodus
- die zuletzt eingestellten Werte und Einstellungen



### Drehzahleinstellung

Stellen Sie die Drehzahl von 5 bis 80 rpm mit den Tasten "Einstellung Drehzahl" (**K**) in 1er-Schritten ein.



### Timer/Counter

Wählen Sie "Counter" oder "Timer" (**I**).



#### Timer

Beim Timer läuft der Countdown des eingestellten Wertes ab. Der Timer schaltet nach dem Ablauf die Schüttelbewegung automatisch ab.

→ Es ertönt dreimal ein akustisches Signal, die LED "Timer" (**H**) blinkt rot.

#### Counter

Der Counter misst die Zeit von Schüttelbeginn bis Schüttelende.

→ Die LED "Counter" (**G**) blinkt rot.


Betätigen Sie die Taste "Start/Stop" (**F**) zum Beenden des Schüttelvorganges, wird die gemessene Zeit angezeigt. Bei einem erneuten Starten des Counters beginnt die Messung von vorne.

Zum Wechseln von Counter zu Timer oder umgekehrt betätigen Sie Taste "Timer" (**I**).



#### Einstellung

Stellen Sie den Timer von 1 sec bis 99 h 59 min mit den Tasten "Taste Einstellung Timer Plus/Minus" (**J**) ein.

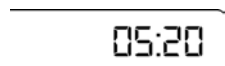

Starten Sie den Schüttler mit der Taste "Start/Stop" (**F**).

Der zuletzt eingestellte Wert des Timers ist gespeichert und steht für den nächsten Schüttelvorgang zur Verfügung.

#### Zurücksetzen auf 0

Für ein Zurücksetzen des Timers drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Timer Minus" und "Timer Plus" (**J**).



### Starten des Gerätes

Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (**F**), um den Betrieb zu starten. Das Gerät startet mit den gewünschten Einstellungen.



### Stoppen des Gerätes

Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (**F**), um den Betrieb zu unterbrechen.



### Ausschalten des Gerätes

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "Power" (**L**) aus.



## Betriebsmodi A und B

### Betriebsmodus A

Das Gerät läuft nach einem Stromausfall nicht wieder an.

### Betriebsmodus B

Das Gerät läuft nach einem Stromausfall mit den eingestellten Werten wieder an und zeigt als Hinweis auf den Stromausfall in einem bestimmten Zeitintervall das Symbol (Pr).

### Betriebsmodi umschalten

Zum Umschalten des Betriebsmodus schalten Sie das Gerät aus. Dann halten Sie die Taste "Start/Stop" (F) gedrückt und drücken die Taste "Power" (L).

## Einstellung Neigungswinkel Schütteltisch

Der Neigungswinkel des Schütteltisches ist stufenlos von 0 - 15° einstellbar.





**Achtung!** Entfernen Sie die Matte (1) und den Deckel (2) nicht, solange das Gerät in Betrieb ist!  
Halten Sie das Gerät mit der Taste "Start/Stop" (F) an. Halten Sie das Gerät nicht von Hand an!  
Schalten Sie das Gerät mit der Taste "Power" (L) aus.



- Um den Neigungswinkel des Schütteltisches einzustellen, entfernen Sie zunächst die Matte (1), und anschließend den darunterliegenden Deckel (2) durch Drücken auf die Vertiefung.
- Lösen Sie die Schraube (3) mit dem im Lieferumfang enthaltenen Winkelschraubendreher DIN 911 SW 4 und halten Sie den Drehknopf fest.

**Achtung!** Entfernen Sie die Schraube nicht vollständig! Das Lösen der Schraube um eine halbe Umdrehung reicht völlig aus um den Neigungswinkel des Schütteltisches einzustellen.



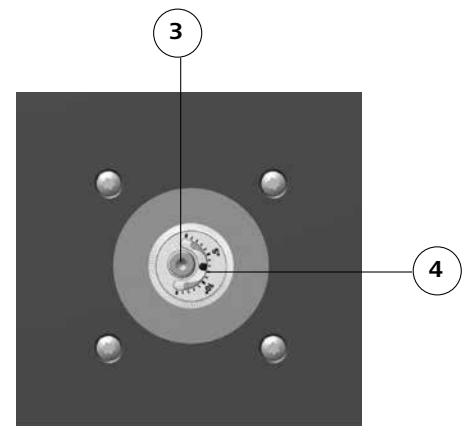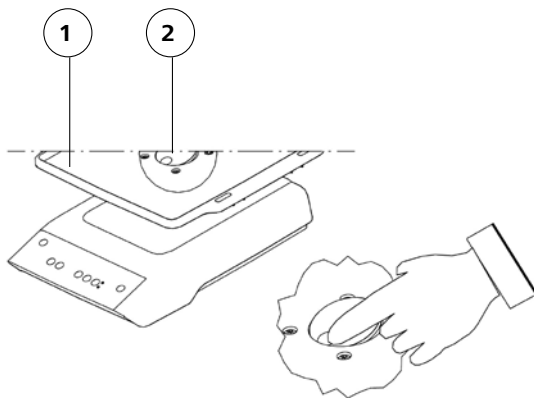

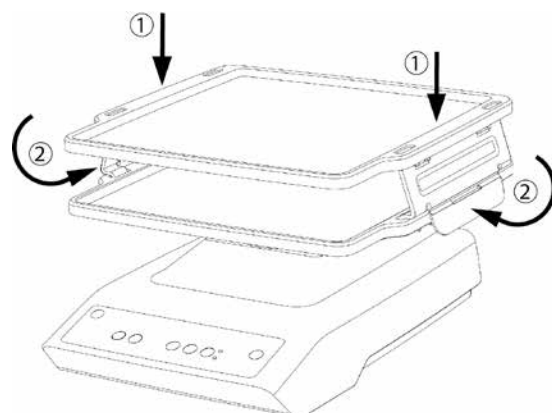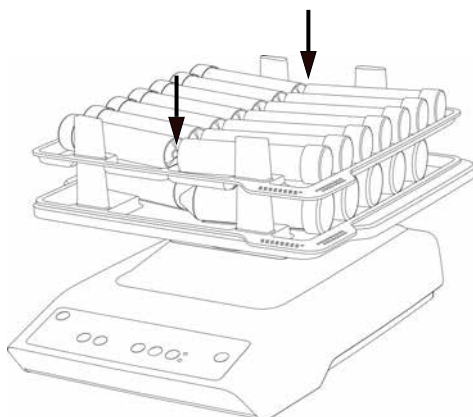


- Drehen Sie den Drehknopf, um den gewünschten Neigungswinkel des Schütteltisches einzustellen (4).
- Ziehen Sie die Schraube (3) wieder handfest an.
- Bringen Sie den Deckel (2) wieder an.



## Verwendung von Zubehör



## Zubehör

	Bezeichnung	Anzahl. max.	Beschreibung	Anzahl Tubes pro Tablar max.
	Matte RD 1	-	Unterlage für Gefäße mit flachem Boden z. B. Petrischalen, Zellkulturflaschen	-
	Noppenmatte RD 2	-	Unterlage für Reagenzgläser bis $\varnothing$ 30 mm z. B. Eppendorf-Röhrchen, Greiner-Röhrchen	Beispiel möglicher Bestückung 
	Tablar TB 1	5	Für 28 Röhrchen 5 ml, $\varnothing$ 12 mm	28 x 5 ml Tubes $\varnothing$ 12 mm
	Tablar TB 2	4	Für 16 Röhrchen 15 ml, $\varnothing$ 16 mm	12 x 15 ml Tubes $\varnothing$ 16 mm
	Tablar TB 3	4	Für 14 Röhrchen 30 ml, $\varnothing$ 25 mm	10 x 30 ml Tubes $\varnothing$ 25 mm
	Tablar TB 4	4	Für 10 Röhrchen 50 ml, $\varnothing$ 28 mm	6 x 50 ml Tubes $\varnothing$ 28 mm
	Stapeltisch A 2	1	-	-

## Wartung und Reinigung

Das Gerät ist wartungsfrei.



Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Reinigen.

- Tragen Sie zum Reinigen der Geräte Schutzhandschuhe.
- Elektrische Geräte dürfen zu Reinigungszwecken nicht in das Reinigungsmittel gelegt werden.
- Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Gerät dringen.
- Falls andere als die empfohlenen Reinigungs- oder Dekontaminationsmethoden angewendet werden, fragen Sie bitte bei **IKA®** nach.

Reinigen Sie das **IKA®** Gerät nur mit diesen von **IKA®** freigegebenen Reinigungsmitteln:

### Verschmutzung

Farbstoffe  
Baustoffe  
  
Kosmetika  
  
Nahrungsmittel  
Brennstoffe  
Nicht genannte Stoffe

### Reinigungsmittel

Isopropanol  
Tensidhaltiges Wasser,  
Isopropanol  
Tensidhaltiges Wasser,  
Isopropanol  
Tensidhaltiges Wasser  
Tensidhaltiges Wasser  
Bitte fragen Sie bei **IKA®** nach



### Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte Folgendes an:

- Gerätetyp
- Fabrikationsnummer des Gerätes, siehe Typenschild
- Positionsnummer und Bezeichnung des Ersatzteiles, siehe Ersatzteilkarte und -liste unter **www.ika.com**.

### Reparaturfall

**Bitte senden Sie nur Geräte zur Reparatur ein, die gereinigt und frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen sind.**

Fordern Sie hierzu das Formular „**Unbedenklichkeitsbescheinigung**“

bei **IKA®** an oder verwenden Sie den download Ausdruck des Formulars auf der **IKA®** Website **www.ika.com**.

Senden Sie im Reparaturfall das Gerät in der Originalverpackung zurück. Lagerverpackungen sind für den Rückversand nicht ausreichend. Verwenden Sie zusätzlich eine geeignete Transportverpackung.

## Fehlercodes

### **IKA® Rocker 3D basic**

Wenn ein Fehler auftritt, wird dieser angezeigt durch einen Piepton und die LED "Power" blinkt.

Bei einer Störung während des Betriebes gehen Sie wie folgt vor:

- ☞ Gerät ausschalten
- ☞ Korrekturmaßnahmen wie unten beschrieben durchführen
- ☞ Gerät erneut starten

Fehler	Ursache	Auswirkung	Abhilfe
	Motor blockiert oder Überlastung	Motor aus	- Schalten Sie das Gerät aus. - Verringern Sie die Belastung des Motors und prüfen sie den Freigang aller beweglichen Teile. - Führen Sie anschließend einen Neustart durch.

Lässt sich der Fehler durch die beschriebenen Maßnahmen nicht beseitigen oder wird ein anderer Fehlercode angezeigt:

- Wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung
- Senden Sie das Gerät mit einer kurzen Fehlerbeschreibung ein.

### **IKA® Rocker 3D digital**

Wenn ein Fehler auftritt, wird dieser durch einen Fehlercode im Display angezeigt, z.B. Er 4.

Bei einer Störung während des Betriebes gehen Sie wie folgt vor:

- ☞ Gerät ausschalten
- ☞ Korrekturmaßnahmen wie unten beschrieben durchführen
- ☞ Gerät erneut starten

Fehler	Ursache	Auswirkung	Abhilfe
<b>Er 3</b>	Geräteinnentemperatur zu hoch	Motor aus	- Schalten Sie das Gerät aus. - Lassen Sie das Gerät abkühlen.
<b>Er 4</b>	Motor blockiert oder Überlastung	Motor aus	- Schalten Sie das Gerät aus. - Verringern Sie die Belastung des Motors und prüfen sie den Freigang aller beweglichen Teile. - Führen Sie anschließend einen Neustart durch.

Lässt sich der Fehler durch die beschriebenen Maßnahmen nicht beseitigen oder wird ein anderer Fehlercode angezeigt:

- Wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung
- Senden Sie das Gerät mit einer kurzen Fehlerbeschreibung ein.

## Technische Daten

### Steckernetzteil

Input	V	100 - 240
	A	0,8
	Hz	50-60
Output	Vdc	24
		24W.LPS
		(Limited power source)
Schutzklasse		2 (doppelt isoliert) <input type="checkbox"/>

### Schüttler

		IKA® Rocker 3D basic	IKA® Rocker 3D digital
Gleichspannung	<b>V</b>		24
Geräteaufnahmeleistung max.	<b>W</b>		24
Motor Leistung Aufnahme	<b>W</b>		16
Motor Leistung Abgabe	<b>W</b>		9
Bewegungsart			taumelnd
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz)	<b>kg</b>		2
Neigungswinkel Schütteltisch	°	-	0 - 15
Einstellung Neigungswinkel Schütteltisch		-	stufenlos
Neigungswinkel fix	°	8	
Drehzahl min.	<b>rpm</b>	-	5
Drehzahl fix	<b>rpm</b>	30	-
Drehzahl max.	<b>rpm</b>	-	80
Drehzahlabweichung	<b>%</b>	10	5
Einstellung Drehzahl		-	1 rpm Schritte
Anzeige Drehzahl		-	7 Segment LED
Timer		-	ja
Anzeige Timer		-	7 Segment LED
Betriebsart		Dauerfunktion	Timer- und Dauerfunktion
Einstellung Timer min.	<b>sec</b>	-	1
Einstellung Timer max.	<b>h:min</b>	-	99 h 59 min
Abmessungen (BxHxT)	<b>mm</b>	280x165x330	280x185x330
Gewicht	<b>kg</b>	2,2	2,3
Zulässige Einschaltdauer	<b>%</b>		100
Zulässige Umgebungstemperatur	<b>°C</b>		+ 4 bis + 50
Zulässige relative Feuchte	<b>%</b>		80
Schutzart nach DIN EN 60529			IP 21
Überspannungskategorie			II
Schutzklasse			II
Verschmutzungsgrad			2
Aufstellfläche Schütteltisch (BxT)	<b>mm</b>		235 x 235
Geräteinsatz über NN	<b>m</b>		max. 2000

Technische Änderung vorbehalten!

## Contents

	Page
Declaration of conformity	11
Explication of warning symbols	11
Warranty	11
Safety instructions	12
Unpacking	12
Correct use	13
Commissioning	13
Accessories	16
Maintenance and cleaning	16
Error codes	17
Technical data	18

## Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that this product corresponds to the regulations 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU and conforms with the standards or standardized documents EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 60529, EN 61326-1 and EN ISO 12100.

## Explication of warning symbols



General hazard



Crush hazard!

## Warranty

In accordance with **IKA**<sup>®</sup> warranty conditions, the warranty period is 24 months. For claims under the warranty please contact your local dealer. You may also send the machine direct to our factory, enclosing the delivery invoice and giving reasons for the claim. You will be liable for freight costs.

The warranty does not cover worn out parts, nor does it apply to faults resulting from improper use, insufficient care or maintenance not carried out in accordance with the instructions in this operating manual.

## Safety instructions

### For your protection



**Read the operating instructions in full before starting up and follow the safety instructions.**

- Keep the operating instructions in a place where they can be accessed by everyone.
- Ensure that only trained staff work with the appliance.
- Follow the safety instructions, guidelines, occupational health and safety and accident prevention regulations.
- Wear your personal protective equipment in accordance with the hazard category of the medium to be processed. Otherwise there is a risk of:
  - splashing liquids
  - projectile parts
  - body parts, hair, clothing and jewellery getting caught.
- Set up the device in a spacious area on an even, stable, clean, non-slip, dry and fireproof surface.
- The feet of the appliance must be clean and undamaged.
- Check the appliance and accessories beforehand for damage each time you use them. Do not use damaged components.



**Caution!** There is a crush hazard between the moving shaking table and the casing.

- Place the vessels securely on the shaking table or on the chosen mat or rack.
- Firmly secure the accessories and vessels in place, otherwise shaking vessels could be damaged or projected out.
- Position one single shaking vessel in the centre and several shaking vessels so that they are evenly spread out.
- Always load the samples evenly on the device.
- The weight of the load must not exceed 2 kg. Do not exceed the maximum permissible shaking weights.
- Do not move or transport the device when it is operating or connected to the power supply.
- Reduce the speed if
  - the medium splashes out of the vessel because the speed is too high
  - the appliance is not running smoothly
  - dynamic forces start to cause the device and/or the vessels placed on it to move around.

- The appliance is not suitable for manual operation.
- Beware of the risk of
  - flammable materials
  - glass breakage as a result of mechanical shaking power
- The appliance may heat up when in use.
- Only process media that will not react dangerously to the extra energy produced through processing. This also applies to any extra energy produced in other ways, e.g. through light irradiation.
- Process pathogenic materials only in closed vessels under a suitable extractor hood. Please contact **IKA®** if you have any questions.
- Do **not** operate the appliance in explosive atmospheres, with hazardous substances or under water.
- Safe operation is only guaranteed with the accessories described in the "Accessories" chapter.
- Always disconnect the plug before fitting accessories.
- Disconnect the device from the power supply before you open the cover or adjust the inclination angle of the device shaking table.
- Do not operate the device with the cover open.
- The appliance can only be disconnected from the mains supply by pulling out the mains plug or the connector plug.
- The socket for the mains cord must be easily accessible.
- The **IKA® Rocker 3D basic** does not restart automatically when power is restored after a power outage. If the **IKA® Rocker 3D digital** is running in mode A it does not restart automatically when power is restored after a power outage.

### For protection of the equipment

- The appliance may only be opened by experts.
- The voltage stated on the type plate must correspond to the mains voltage.
- Removable parts must be refitted to the appliance to prevent the infiltration of foreign objects, liquids etc..
- Protect the appliance and accessories from bumps and impacts.
- The device must only be operated with the original plug-in power supply unit.

## Unpacking

### • Unpacking

- Please unpack the device carefully.
- In the case of any damage a detailed report must be sent immediately (post, rail or forwarder).

### • Delivery scope

#### **IKA® Rocker 3D basic/ digital**

- **IKA® Rocker 3D basic/digital**, depending on the type that was ordered
- Mat
- 4 AF hexagon L-wrench to DIN 911 (only digital)
- AC adapter, see Fig. 1
- Operating instructions
- Warranty card



Fig. 1

## Correct use

### • Use

For mixing and agitating liquids.

#### **IKA® Rocker 3D basic**

- Continuous operation for individual or multiple vessels.

#### **IKA® Rocker 3D digital**

- Continuous operation for individual or multiple vessels.  
- Timer operation for individual or multiple vessels.

### • Range of use

- Laboratories
- Pharmacies
- Schools
- Universities


The unit is suitable for use in all areas apart from domestic areas and areas directly connected to a low-voltage supply which also serves domestic areas.

The safety of the user cannot be guaranteed if the appliance is operated with accessories that are not supplied or recommended by the manufacturer or if the appliance is operated improperly contrary to the manufacturer's specifications or if the appliance or the printed circuit board are modified by third parties.

## Commissioning

- Check that the power supply matches the data on the rating plate.
- Plug the AC adapter into a standard mains socket in order to supply the device with power. See the section "Technical data" for the connection values.
- Also pay attention to the ambient conditions listed in the "Technical data".

- The **IKA® Rocker 3D basic** does not restart automatically when power is restored after a power outage. If the **IKA® Rocker 3D digital** is running in mode A it does not restart automatically when power is restored after a power outage.

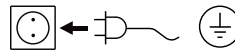

If these conditions are met the unit is ready for service when the mains plug has been plugged in.

### **IKA® Rocker 3D basic**

The AC adapter is suitable for 100 V upto 240 V. Insert an appropriate adapter corresponding to the country, before plugging the AC adapter into the mains socket.



#### **Switching the device on**

Press the "Power" button **(L)** to switch the device on.  
→ The LED **(M)** lights up green.



#### **Starting the device**

Press the "Start/Stop" button **(F)** to start the shaking process.  
The device starts at the preset speed of 30 rpm.



#### **Stopping the device**

Press the "Start/Stop" button **(F)** to stop the shaking process.



#### **Switching off the device**

Press the "Power" button **(L)** to switch the device off.  
→ The LED **(M)** goes out.



## IKA® Rocker 3D digital

The AC adapter is suitable for 100 V upto 240 V. Insert an appropriate adapter corresponding to the country, before plugging the AC adapter into the mains socket.



### Switching the device on

Press the "Power" button **(L)** to switch the device on.



The following data appear on the display in the sequence listed:

- the test image
- the software version
- the operating mode
- the values and settings last used



### Speed setting

Use the "Speed setting" button **(K)** to set the speed to a value between 5 and 80 rpm in units of 1 rpm.



### Timer/Counter

Select "Counter" or "Timer" **(I)**.



#### Timer

When "Timer" is selected, the set value counts down. Once the timed shaking cycle has been completed the device switches off automatically.

→ An acoustic signal beeps three times and the "Timer" LED **(H)** flashes red.

#### Counter

The counter measures the time from the start of shaking to the end.

→ The "Counter" LED **(G)** flashes red.

If the "Start/Stop" button **(F)** is pressed the shaking process stops and the elapsed time is displayed. If the counter is restarted the measurement restarts afresh.

To switch from counter to timer or vice versa, press the "Timer" button **(I)**.





#### Setting

Set the timer from 1 sec to 99 h 59 min using the "Plus/Minus" timer setting buttons **(J)**.

Press the "Start/Stop" button **(F)** to start the shaker.

The last timer value setting is saved and is loaded for the next shaking process.

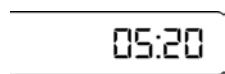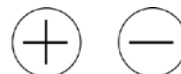

#### Resetting to 0

To reset the timer, press the "Timer Minus" and "Timer Plus" buttons **(J)** simultaneously.



### Starting the device

Press the "Start/Stop" button **(F)** to start the shaking process.

The device starts with the desired settings.



### Stopping the device

Press the "Start/Stop" button **(F)** to pause operation.



### Switching off the device

Press the "Power" button **(L)** to switch the device off.



## Operating modes A and B

### Operating mode A

The device does not restart automatically when power is restored after a power outage.

### Operating mode B

The device restarts automatically when power is restored after a power outage, using the set values, and displays the (Pr) symbol to indicate that there has been a power outage within a certain period of time.

### Switching between operating modes

To switch between operating modes, switch the device off, then keep the "Start/Stop" button (F) depressed and press the "Power" button (L).



## Adjusting the inclination angle of the shaking table

The inclination angle of the shaking table can be adjusted steplessly from 0 - 15°.





**Caution!** Do not remove the mat (1) and the cover (2) whilst the device is in operation!  
Stop the device by pressing the "Start/Stop" button (F). Do not use your hand to stop the device.  
Press the "Power" button (L) to switch the device off.



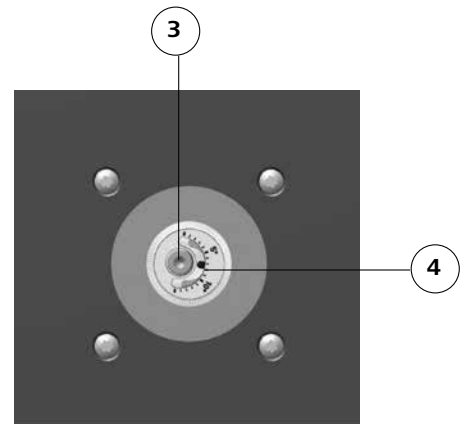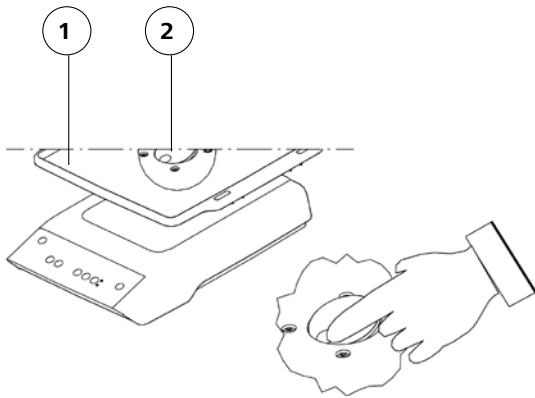



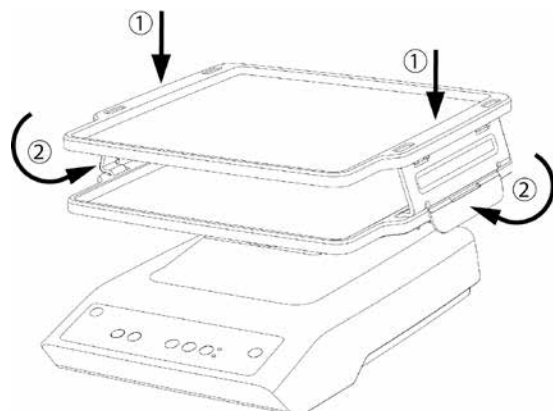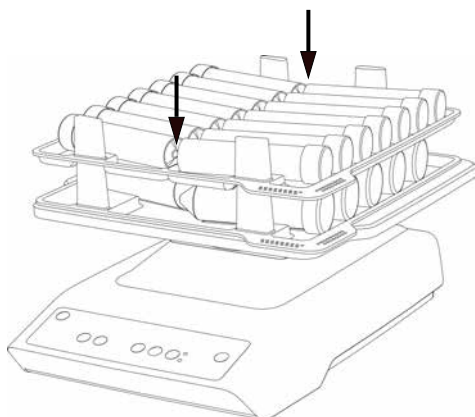

- To adjust the inclination angle of the shaking table, first remove the mat (1), then the cover (2) that lies beneath it. To do this, press the recess.
- Slacken the screw (3), using the 4 AF hexagon L-wrench to DIN 911 supplied; prevent the rotary knob from turning.  
**Caution!** Do not fully undo the screw! Slackening the screw half a turn is quite sufficient to allow adjustment of the inclination angle of the shaking table.
- Turn the rotary knob to adjust the inclination angle of the shaking table to the desired angle (4).
- Tighten the screw (3) finger tight.
- Refit the cover (2).



## Use of accessories




## Accessories

	Designation	Description	Number of tubes per rack max.
	Mat RD 1	Base for vessels with a flat bottom, e.g. Petri dishes, cell culture flasks	-
	Spiked mat RD 2	Base for test tubes up to $\varnothing$ 30 mm, e.g. Eppendorf tubes, Greiner-tubes	Example of possible placement 
	Rack TB 1	For 28 test tubes 5 ml, $\varnothing$ 12 mm	28 x 5 ml $\varnothing$ 12 mm tubes
	Rack TB 2	For 16 test tubes 15 ml, $\varnothing$ 16 mm	12 x 15 ml $\varnothing$ 16 mm tubes
	Rack TB 3	For 14 test tubes 30 ml, $\varnothing$ 25 mm	10 x 30 ml $\varnothing$ 25 mm tubes
	Rack TB 4	For 10 test tubes 50 ml, $\varnothing$ 28 mm	6 x 50 ml $\varnothing$ 28 mm tubes
	Stacking table A 2	-	-

## Maintenance and cleaning

The device operates maintenance-free.

 For cleaning disconnect the main plug.

- Wear protective gloves when cleaning the devices.
- Do not place electrical appliances into the cleaning agents for cleaning purposes.
- Do not allow moisture to get into the appliance when cleaning.
- Please consult with **IKA®** before using any cleaning or decontamination methods, other than those recommended here.

Only clean **IKA®** appliances using these **IKA®** approved cleaning agents:

### Dirt

Dyes  
Building materials  
  
Cosmetics  
  
Food  
Fuels  
Other materials

### Cleaning agent

isopropanol  
water containing detergent,  
isopropanol  
water containing detergent,  
isopropanol  
water containing detergent  
water containing detergent  
please consult **IKA®**



### Spare parts order

When ordering spare parts, please give:

- Machine type
- Manufacturing number, see type plate
- Item and designation of the spare part, see [www.ika.com](http://www.ika.com), spare parts diagram and spare parts list

### Repair

**Please only send devices in for repair that have been cleaned and are free of materials which might present health hazards.**

For this, use the “**certificate of compliance**” form which you can obtain from IKA® or can download a version for printing from the IKA® website at [www.ika.com](http://www.ika.com).

If your appliance requires repair, return it in its original packaging. Storage packaging is not sufficient when sending the device - also use appropriate transport packaging.

## Error codes

### IKA® Rocker 3D basic

In case of a fault, a beep is heard and the “Power” LED flashes.

Proceed as follows in such cases:

- ☞ Switch the device off.
- ☞ Perform corrective measures as described below.
- ☞ Perform a restart.

Error	Cause	Effect	Solution
	Motor blockage or overload	Motor off	- Switch the device off. - Reduce the load on the motor and check all moving parts for freedom of movement. - Then perform a restart.

If the actions described fail to resolve the fault or another error code is displayed then take one of the following steps:

- Contact the IKA® service department,
- Send the device for repair, including a short description of the fault.

### IKA® Rocker 3D digital

The fault is shown by an error code in the display as following if the error occurs, e.g. Er 4.

Proceed as follows in such cases:

- ☞ Switch the device off.
- ☞ Perform corrective measures as described below.
- ☞ Perform a restart.

Error	Cause	Effect	Solution
<b>Er 3</b>	Temperature inside device is too high	Motor off	- Switch the device off. - Allow the device to cool down.
<b>Er 4</b>	Motor blockage or overload	Motor off	- Switch the device off. - Reduce the load on the motor and check all moving parts for freedom of movement. - Then perform a restart.

If the actions described fail to resolve the fault or another error code is displayed then take one of the following steps:

- Contact the IKA® service department,
- Send the device for repair, including a short description of the fault.

## Technical data

### Power supply

Input	V	100 - 240
	A	0.8
	Hz	50-60
Output	Vdc	24
		24W.LPS
		(Limited power source)
Protection class		2 (double insulated) <input type="checkbox"/>

### Shaker

		IKA® Rocker 3D basic	IKA® Rocker 3D digital
DC	<b>V</b>		24
Max. device power consumption	<b>W</b>		24
Motor power consumption	<b>W</b>		16
Motor output power	<b>W</b>		9
Type of movement			tumbling
Permissible shaken weight (incl. fixture)	<b>kg</b>		2
Inclination angle of the shaking table	°	-	0 - 15
Adjustment inclination angle of the shaking table		-	stepless
Fixed inclination angle	°	8	
Speed min.	<b>rpm</b>	-	5
Speed preset definitely	<b>rpm</b>	30	-
Speed max.	<b>rpm</b>	-	80
Speed variation	<b>%</b>	10	5
Adjustment speed		-	1 rpm steps
Speed display		-	7-segment LED
Timer		-	yes
Timer display		-	7 Segment LED
Operating mode		continuous operation	timer and continuous operation
Adjustment timer min.	<b>sec</b>	-	1
Adjustment timer max.	<b>h:min</b>	-	99 h 59 min
Dimensions (WxDxH)	<b>mm</b>	280x165x330	280x185x330
Weight	<b>kg</b>	2.2	2.3
Perm. duration of operation	<b>%</b>		100
Perm. ambient temperature	<b>°C</b>		+ 4 bis + 50
Perm. rel. humidity	<b>%</b>		80
Protection acc. DIN EN 60529			IP 21
Overvoltage category			II
Protection class			II
Contamination level			2
Shaking table size (WxD)	<b>mm</b>		235 x 235
Operation at a terrestrial altitude	<b>m</b>		max. 2000 above sea level

*Subject to technical changes!*

## Sommaire

Page

Déclaration de conformité	19
Explication des symboles	19
Garantie	19
Consignes de sécurité	20
Déballage	20
Utilisation conforme	21
Mise en service	21
Accessoires	24
Entretien et nettoyage	24
Codes d'erreurs	25
Caractéristiques techniques	26

## Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que se produit est conforme aux réglementations 2006/42/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE et en conformité avec les normes ou documents normalisés suivant EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 60529, EN 61326-1 et EN ISO 12100.

## Explication des symboles



Remarque générale sur un danger



Risque de broyage!!

## Garantie

En conformité avec les conditions de vente et de livraison d'IKA®, la garantie sur cet appareil est de 24 mois. En cas de problème entrant dans le cadre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Mais vous pouvez également envoyer directement l'appareil accompagné du bon de livraison et un descriptif de votre réclamation à notre usine. Les frais de transport restent alors à votre charge.

La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure et n'est pas valable en cas de défauts dus à une utilisation non conforme et un soin et un entretien insuffisants, allant à l'encontre des recommandations du présent mode d'emploi.

## Consignes de sécurité

### *Zu Ihrem Schutz*



Lisez intégralement la notice d'utilisation avant la mise en service et respectez les consignes de sécurité.

- Laissez la notice à portée de tous.
- Attention, seul le personnel formé est autorisé à utiliser l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les prescriptions pour la prévention des accidents du travail.
- Portez votre équipement de protection personnel selon la classe de danger du milieu à traiter. Sinon, vous vous exposez à des dangers:
  - aspersion de liquides
  - éjection de pièces
  - happement de parties du corps, cheveux, habits et bijoux.
- Placez l'appareil en aire spacieuse sur une surface plane, stable, propre, non glissante, sèche et ininflammable.
- Les pieds de l'appareil doivent être propres et en parfait état.
- Avant toute utilisation, contrôlez l'état de l'appareil et des accessoires. N'utilisez pas les pièces endommagées.



**Attention !** Lorsque des parties sont en mouvement, risque de broyage entre la table à secousses et le boîtier.

- Positionnez les récipients sur la table à secousses ou le plateau de votre choix en toute sécurité.
- Fixez les accessoires et les récipients, sous peine d'endommager ou d'éjecter les récipients agitateur.
- Placez un récipient agitateur au centre et plusieurs récipients agitateurs répartis de manière régulière.
- Répartissez la charge de manière homogène sur l'appareil.
- La charge déposée ne doit pas dépasser 2 kg. Veuillez vous conformer aux poids maximums tolérés.
- Ne déplacez et ne transportez jamais l'appareil lorsqu'il est en marche et qu'il est branché.
- Réduisez le régime si
  - le milieu est aspergé hors du récipient à cause d'un régime trop élevé
  - le fonctionnement est irrégulier
  - l'appareil et/ou le récipient posé dessus commencent à bouger sous l'effet des forces dynamiques.
- L'appareil n'est pas adapté à un fonctionnement manuel.

- Vous vous exposez à des dangers par
  - les matériaux inflammables
  - les bris de verre causés par l'énergie mécanique des secousses.
- En fonctionnement, l'appareil peut s'échauffer.
- Ne traitez que des milieux pour lesquels l'apport d'énergie pendant l'opération ne pose pas problème. Cela vaut aussi pour les autres apports d'énergie, comme la radiation lumineuse par ex.
- Ne traiter des substances pathogènes que dans des récipients fermés et sous une hotte d'aspiration adaptée. En cas de questions, contacter **IKA®**.
- **N'utilisez pas** l'appareil dans les atmosphères explosives, avec des matières dangereuses et sous l'eau.
- La sécurité de l'appareil n'est assurée qu'avec les accessoires décrits dans le chapitre "Accessoires".
- Montez les accessoires uniquement lorsque l'appareil est débranché.
- Débranchez l'appareil avant de retirer le couvercle dans le but de régler l'angle d'inclinaison de la table à secousses.
- N'actionnez pas l'appareil lorsque le couvercle est ouvert.
- Il n'est possible de couper l'alimentation de l'appareil en courant électrique qu'en débranchant la prise de courant ou la prise secteur de l'appareil.
- La prise de courant utilisée pour le branchement sur secteur doit être facile d'accès.
- Après une interruption de l'alimentation électrique, **IKA® Rocker 3D basic** redémarre automatiquement. En mode A, l'**IKA® Rocker 3D digital** ne redémarre pas automatiquement après une interruption de l'alimentation électrique.

### Pour la protection de l'appareil

- Seules les personnes spécialisées sont autorisées à ouvrir l'appareil.
- L'indication de tension de la plaque d'identification doit correspondre avec la tension du réseau.
- Les pièces démontables de l'appareil doivent être reposées sur l'appareil pour empêcher la pénétration de corps étrangers, de liquides, etc..
- Évitez les coups sur l'appareil et les accessoires.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentateur d'origine.

## Déballage

### • Déballage

- Déballer l'appareil avec précaution.
- En cas de dommage, établissez immédiatement un constat correspondant (poste, chemins de fer ou transporteur).

### • Volume de livraison

#### **IKA® Rocker 3D basic/ digital**

- **IKA® Rocker 3D basic/digital**, selon le type commandé
- Tapis
- Tournevis d'angle DIN 911 surplat 4 (*uniquement digital*)
- Bloc secteur, cf. fig. 1
- Mode d'emploi
- Carte de garantie



Fig. 1

## Utilisation conforme

### • Application

Pour mélanger et mettre en mouvement des liquides.

#### **IKA® Rocker 3D basic**

- Mode continu pour un ou plusieurs récipients.

#### **IKA® Rocker 3D digital**

- Mode continu pour un ou plusieurs récipients.  
- Mode minuteur pour un ou plusieurs récipients.

### • Secteur d'utilisation

- Laboratoires
- Pharmacies
- Écoles
- Universités


L'appareil est adapté à une utilisation dans toutes les zones, exceptées les zones résidentielles et celles qui sont directement raccordées à un réseau d'alimentation basse tension alimentant des zones résidentielles.

La protection de l'utilisateur n'est plus garantie si l'appareil est utilisé avec un accessoire n'ayant pas été fourni ou conseillé par le fabricant ou si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux prescriptions du fabricant ou si l'appareil ou le circuit imprimé sont modifiés par tiers.

## Mise en service

- Vérifier si la tension du bloc secteur coïncide avec l'indication sur la plaque signalétique.
- Reliez l'appareil à l'adaptateur secteur/la prise secteur normalisée, valeur de raccordement, voir le chapitre "Caractéristiques techniques".
- Tenez également compte des conditions ambiantes listées dans les données techniques.

- Après une interruption de l'alimentation électrique, **IKA® Rocker 3D basic** redémarre automatiquement. En mode A, l'**IKA® Rocker 3D digital** ne redémarre pas automatiquement après une interruption de l'alimentation électrique.

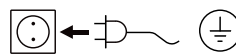

Si ces conditions sont remplies, l'appareil est prêt à fonctionner après avoir connecté la prise de secteur.

### **IKA® Rocker 3D basic**

Le bloc secteur est approprié de 100 V à 240 V. Placez un adaptateur approprié pour le pays correspondant, avant relier le bloc secteur et la prise secteur.



#### Mise en marche de l'appareil

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" **(L)**.  
→ Le témoin LED **(M)** est vert.



#### Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur la touche "Start/Stop" **(F)** pour lancer les secousses.  
L'appareil adopte le régime prééglé de 30 rpm.



#### Arrêt de l'appareil

Appuyez sur la touche "Start/Stop" **(F)** pour arrêter les secousses.



#### Arrêter l'appareil

Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" **(L)**.  
→ Le témoin LED **(M)** s'éteint.



## IKA® Rocker 3D digital

Le bloc secteur est approprié de 100 V à 240 V. Placez un adaptateur approprié pour le pays correspondant, avant relier le bloc secteur et la prise secteur.



### Mise en marche de l'appareil

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" **(L)**.



À l'écran, s'affichent dans l'ordre donné :

- L'image de test
- La version du logiciel
- Le mode d'exploitation
- Les valeurs et paramètres réglés



### Réglage de la vitesse de rotation

Réglez le régime de 5 à 80 rpm avec les touches "Réglage du régime" **(K)** sur un pas de 1.



### Minuteur/Compteur

Sélectionnez "Compteur" ou "Minuteur" **(I)**.



#### Minuteur

Le minuteur commence le compte à rebours de la valeur réglée. Une fois le mouvement de secousses terminé, le minuteur s'arrête automatiquement.

→ Un signal acoustique est émis trois fois, le "minuteur" LED **(H)** passe au rouge.


#### Compteur

Le compteur relève le temps écoulé entre le début et la fin des secousses.

→ Le "compteur" LED **(G)** passe au rouge.

Lorsque vous appuyez sur la touche "Start/Stop" **(F)** pour arrêter les secousses, le temps relevé s'affiche. Lorsque vous redémarrez le compteur, il repart de zéro.

Pour permuter entre compteur et minuteur et vis versa, appuyez sur la touche "Minuteur" **(I)**.

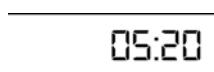

#### Réglage

Régler le minuteur entre 1 sec. et 99 h 59 min. à l'aide des touches "Réglage minuteur plus/moins" **(J)**.

Lancez les secousses en appuyant sur la touche "Start/Stop" **(F)**.

La dernière valeur réglée sur le minuteur est enregistrée et peut être réutilisée pour la secousse suivante.

#### Remettre à 0

Pour remettre le "Minuteur" à zéro, appuyez simultanément sur les touches "Minuteur Moins" et "Minuteur Plus" **(J)**.



### Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur la touche "Start/Stop" **(F)** pour lancer les secousses. L'appareil démarre en adoptant les paramètres voulus.



### Arrêt de l'appareil

Appuyez sur la touche "Start/Stop" **(F)** pour arrêter l'appareil.



### Arrêt de l'appareil

Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" **(L)**.



## Modes d'exploitation A et B

### Mode d'exploitation A

L'appareil ne redémarre pas après une coupure de courant.

### Mode d'exploitation B

L'Appareil redémarre avec les mêmes valeurs après une coupure de courant et affiche dans un intervalle précis le symbole (Pr) qui indique une coupure de courant.

### Permuter entre les modes d'exploitation

Pour changer de mode d'exploitation, éteignez l'appareil. Maintenez la touche "Start/Stop" (F) enfoncée et appuyez sur la touche "Power" (L).

## Réglage de l'angle d'inclinaison de la table à secousses

L'angle d'inclinaison de la table à secousses peut être réglé entre 0 et 15°.



**Attention !** Ne retirez ni le tapis (1) ni le couvercle (2) tout pendant que l'appareil est en marche !

Maintenez l'appareil en marche en appuyant sur la touche "Start/Stop" (F). Ne retirez pas l'appareil avec vos mains !

Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" (L).

- Pour régler l'angle d'inclinaison de la table à secousses, retirez d'abord le tapis (1) puis le couvercle qui se trouve en-dessous (2) en appuyant sur le renforcement.



- Resserrez la vis (3) avec le tournevis DIN 911 surplat 4 fourni à la livraison et retenez le bouton rotatif.

**Attention !** Ne retirez pas entièrement la vis ! Déserrez la vis d'un demi-tour pour régler l'inclinaison de la table à secousses.



- Tournez le bouton rotatif pour régler l'angle d'inclinaison de la table à secousses (4).

- Resserrez la vis (3) à la main.



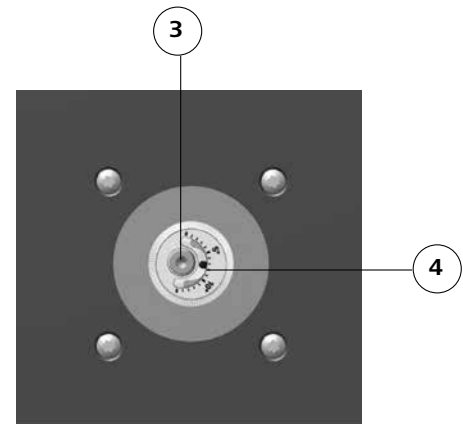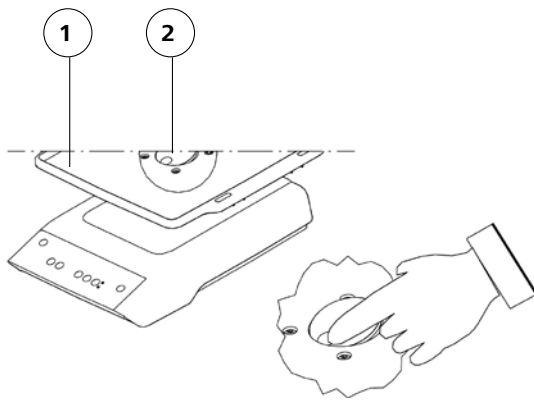

- Remplacez le couvercle (2).

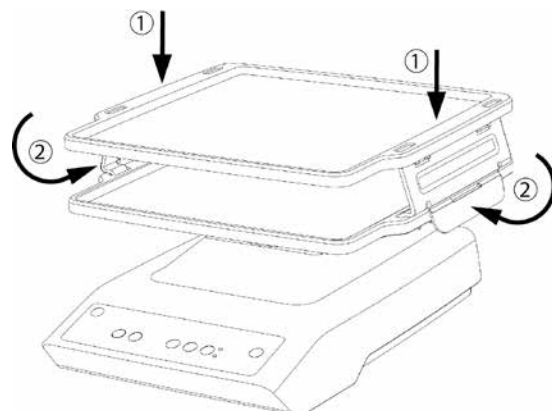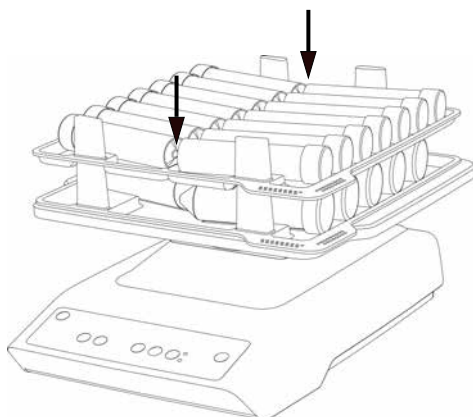

## Utilisation d'accessoires




## Accessoires

	Désignation	Description	Nombre de tubes par tableau max.
	Tapis RD 1	Base pour les récipients à fond plat tels que boîtes de Pétri, flacons de culture de tissus	-
	Tapis à tétons RD 2	Base pour les éprouvettes jusqu'à 30 mm p. ex. tubes Eppendorf, tubes Greiner	Exemple de possibilités d'installation 
	Plateau TB 1	Pour 28 tubes 5 ml, ø 12 mm	28 x 5 ml tubes ø 12 mm
	Plateau TB 2	Pour 16 tubes 15 ml, ø 16 mm	12 x 15 ml tubes ø 16 mm
	Plateau TB 3	Pour 14 tubes 30 ml, ø 25 mm	10 x 30 ml tubes ø 25 mm
	Plateau TB 4	Pour 10 tubes 50 ml, ø 28 mm	6 x 50 ml tubes ø 28 mm
	Table à pile A 2	-	-

## Entretien et nettoyage

L' appareil ne nécessite pas d'entretien

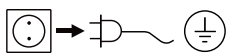

Débranchez la prise secteur pour le nettoyage.

- Nous recommandons de porter des gants de protection pour le nettoyage
- Ne jamais placer les appareils électriques dans le produit de nettoyage pour le nettoyer.
- Lors du nettoyage, évitez toute infiltration d'humidité dans l'appareil.
- Avant d'employer une méthode de nettoyage ou décontamination autre, l'utilisateur est tenu de s'informer auprès de IKA®.

Ne nettoyez les appareils IKA® qu'avec les produits de nettoyage autorisés par IKA®.

### Impureté

substances colorantes  
substances de construction  
cosmétiques  
produits alimentaires  
combustibles  
substances non indiquées

### Produit de nettoyage

isopropanol  
eau tensioactive,  
isopropanol  
eau tensioactive,  
isopropanol  
eau tensioactive  
eau tensioactive  
consultez IKA®



### La commande de pièces de rechange

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez indiquer:

- le type de l'appareil
- le numéro de fabrication, voir la plaque d'identification
- le numéro de position et la désignation de la pièce de rechange, voir **www.ika.com**, le tableau des pièces de rechange et catalogue des pièces de rechange.

### Réparation

**N'envoyer pour réparation que des appareils nettoyés et exempts de substances toxiques.**

Utiliser pour cela le formulaire « **Certificat de régularité** » fourni par **IKA®** ou imprimer le formulaire téléchargeable sur le site Web d'**IKA®** : **www.ika.com**.

Si une réparation est nécessaire, expédier l'appareil dans son emballage d'origine. Les emballages de stockage ne sont pas suffisants pour les réexpéditions. Utiliser en plus un emballage de transport adapté.

## Codes d'erreurs

### **IKA® Rocker 3D basic**

Si une erreur survient, celle-ci est signalée par un son audible et la LED «Power» clignote.

Procédez alors comme suit:

- ☞ Éteignez l'appareil.
- ☞ Effectuez les mesures rectificatives tel que décrit ci-dessous.
- ☞ Pour finir, redémarrez l'appareil.

Code d'erreur	Cause	Conséquence	Correction
	Moteur bloqué ou surcharge	Moteur coupé	<ul style="list-style-type: none"><li>- Éteignez l'appareil.</li><li>- Réduisez la sollicitation du moteur et vérifiez que les éléments mobiles fonctionnent bien.</li><li>- Effectuer un redémarrage.</li></ul>

Si le défaut persiste après les mesures prescrites ou si un autre code d'erreur s'affiche

- Adressez-vous au département de service d' **IKA®**.
- Envoyez l'appareil avec un bref descriptif de l'erreur.

### **IKA® Rocker 3D digital**

Lorsqu'une erreur se produit, celle-ci est affichée à l'aide d'un code d'erreur sur l'écran à DEL, par ex. Er 4.

Procédez alors comme suit:

- ☞ Éteignez l'appareil.
- ☞ Effectuez les mesures rectificatives tel que décrit ci-dessous.
- ☞ Pour finir, redémarrez l'appareil.

Code d'erreur	Cause	Conséquence	Correction
<b>Er 3</b>	Température interne de l'appareil trop élevée	Moteur coupé	<ul style="list-style-type: none"><li>- Éteignez l'appareil.</li><li>- Laisser refroidir l'appareil.</li></ul>
<b>Er 4</b>	Moteur bloqué ou surcharge	Moteur coupé	<ul style="list-style-type: none"><li>- Éteignez l'appareil.</li><li>- Réduisez la sollicitation du moteur et vérifiez que les éléments mobiles fonctionnent bien.</li><li>- Effectuer un redémarrage.</li></ul>

Si le défaut persiste après les mesures prescrites ou si un autre code d'erreur s'affiche

- Adressez-vous au département de service d' **IKA®**.
- Envoyez l'appareil avec un bref descriptif de l'erreur.

## Caracéristiques techniques

### Bloc d'alimentation

Input	V	100 - 240
	A	0,8
	Hz	50-60
Output	Vdc	24
		24W.LPS
		(Limited power source)
Classe de protection		2 (isolation double) <input type="checkbox"/>

### Agitateur

		IKA® Rocker 3D basic	IKA® Rocker 3D digital
Tension continue	<b>V</b>		24
Puissance absorbée max. de l'appareil	<b>W</b>		24
Puissance absorbée par le moteur	<b>W</b>		16
Puissance fournie moteur	<b>W</b>		9
Type de mouvement			culbutement
Poids de secousse toléré (y compris la réhausse)	<b>kg</b>		2
Angle d'inclinaison de la table à secousses	°	-	0 - 15
Réglage de l'angle d'inclinaison de la table à secousses		-	continu
Angle d'inclinaison fixe	°	8	
Vitesse de rotation min.	<b>rpm</b>	-	5
Vitesse de rotation fixe	<b>rpm</b>	30	-
Vitesse de rotation max.	<b>rpm</b>	-	80
Écart de régime	<b>%</b>	10	5
Réglage de la vitesse de rotation		-	pas de 1 rpm
Affichage vitesse de rotation		-	LED à 7 segments
Minuteur		-	oui
Affichage minuteur		-	LED à 7 segments
Mode de fonctionnement		Fonction continue	Fonction minuteur et continue
Réglage minuteur min.	<b>sec</b>	-	1
Réglage minuteur max.	<b>h:min</b>	-	99 h 59 min
Dimensions totales (L x p x h)	<b>mm</b>	280x165x330	280x185x330
Poids	<b>kg</b>	2,2	2,3
Admiss. durée de mise en circuit	<b>%</b>		100
Admiss. température ambiante	<b>°C</b>		+ 4 bis + 50
Admiss. humidité ambiante (rel.)	<b>%</b>		80
Degré protection selon DIN EN 60529			IP 21
Catégorie de surtension			II
Classe de protection			II
Degré de pollution			2
Surface de dépôt de la table à secousses (LxP)	<b>mm</b>		235 x 235
Hauteur max. d'utilisation de l'appareil	<b>m</b>		max. 2000

Sous réserve de modifications techniques !

## Содержание

Страница

Декларация о соответствии стандартам	27
Условные обозначения	27
Гарантия	27
Указания по технике безопасности	28
Распаковка	28
Использование по назначению	29
Ввод в эксплуатацию	29
Принадлежности	32
Техобслуживание и чистка	32
Коды ошибок	33
Технические данные	34

## Декларация о соответствии стандартам

Мы с полной ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует требованиям документов 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU и 2014/35/EU и отвечает стандартам или стандартизованным документам EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 60529, EN 61326-1 и EN ISO 12100.

## Условные обозначения



Общее указание на опасность



Опасность заземления!

## Гарантия

В соответствии с условиями продажи и поставки компании **ИКА®** срок гарантии составляет 24 месяца. При наступлении гарантийного случая обращайтесь к дилеру. Можно также отправить прибор с приложением платежных документов и указанием причины рекламации непосредственно на наш завод. Расходы по перевозке берет на себя покупатель.

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся детали, случаи ненадлежащего обращения, недостаточного ухода и обслуживания, не соответствующего указаниям настоящей инструкции по эксплуатации.

## Указания по технике безопасности

### Для вашей защиты



**Перед вводом в эксплуатацию полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации и соблюдайте указания по технике безопасности.**

- Храните инструкцию по эксплуатации в доступном для всех месте.
- Следите за тем, чтобы с прибором работал только обученный персонал.
- Соблюдайте указания по технике безопасности, директивы, предписания по охране труда и предотвращению несчастных случаев.
- Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с классом опасности обрабатываемой среды. В противном случае возникает опасность вследствие:
  - брызг и испарений жидкостей;
  - выброса деталей;
  - захвата частей тела, волос, одежды и украшений.
- Установите аппарат на ровной, устойчивой, чистой, нескользящей, сухой и огнестойкой поверхности.
- Ножки аппарата должны быть чистыми и не иметь повреждений.
- Перед каждым использованием проверяйте прибор и принадлежности на наличие повреждений. Не используйте поврежденные детали.



**Внимание!** Опасность заземления движущимися частями между вибростолом и корпусом.

- Надежно установите емкости на вибростоле, в выбранной вкладке или подставке.
- Тщательно закрепите принадлежности, поскольку в противном случае емкости для смешивания могут быть повреждены или сброшены со стола.
- Поместите одну емкость для смешивания по центру, а несколько емкостей – распределяйте равномерно.
- Прибор следует загружать пробами равномерно.
- Вес груза не должен превышать 2 кг. Обратите внимание на максимально допустимые значения насыпного веса.
- Не перемещайте и не транспортируйте прибор во время работы или когда он подключен к электрической сети.
- Скорость вращения следует снизить, если:
  - рабочая среда выбрасывается из емкости вследствие чрезмерной скорости вращения;
  - работа становится неравномерной;
  - прибор и/или установленные на нем емкости начинают перемещаться под воздействием динамических сил.

- Аппарат не предназначен для ручного режима работы.
- Помните об опасности, связанной с:
  - горючими, воспламеняющимися материалами;
  - разрушением стекла под воздействием механической энергии вибрации.
- Во время работы прибор может нагреваться.
- Допускается обработка только материалов, не имеющих опасной реакции на прилагаемую при обработке энергию. Это относится и к другим видам энергии, например, к световому излучению.
- Обрабатывайте патогенные материалы только в закрытых сосудах при соответствующем отводе. При возникновении вопросов обращайтесь в компанию **ИКА®**.
- **Запрещается** эксплуатировать прибор во взрывоопасной атмосфере, с опасными веществами и под водой.
- Безопасная работа обеспечивается только при использовании принадлежностей, описанных в главе «Принадлежности».
- Устанавливайте принадлежности только при отсоединенном сетевом штекере.
- Перед снятием крышки для установки угла наклона вибростола прибора отключайте прибор от электрической сети.
- Не включайте прибор при открытой крышке.
- Отсоединение аппарата от сети осуществляется только извлечением сетевого штекера или штекера прибора.
- Розетка для сетевого провода должна быть легко доступной.
- После отсоединения от электрической сети **ИКА® Rocker 3D basic** не включается автоматически. После отсоединения от электрической сети в режиме А устройство **ИКА® Rocker 3D digital** самостоятельно не включается.

### Для защиты прибора

- Открывать аппарат могут только квалифицированные специалисты.
- Данные напряжения на типовой табличке блока питания должны совпадать с параметрами сетевого напряжения.
- Съемные детали аппарата должны быть установлены на место, чтобы предотвратить проникновение инородных тел, жидкости и т. д.
- Избегайте толчков и ударов по аппарату или принадлежностям..
- Аппарат можно эксплуатировать только с оригинальным блоком питания.

## Распаковка

### • Распаковка

- Осторожно распакуйте прибор.
- При наличии повреждений немедленно выясните их причину (почта, железная дорога или транспортное агентство).

### • Объем поставки

#### **ИКА® Rocker 3D basic/ digital**

- **ИКА® Rocker 3D basic/digital**, в зависимости от заказанного типа
- Коврик
- Изогнутая отвертка DIN 911 размер под ключ 4 (*только digital*)
- Блок питания, см. рис. 1
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон



Fig. 1

## Использование по назначению

### • Применение

Для смешивания и транспортировки жидкостей.

#### ИКА® Rocker 3D basic

- Непрерывная работа для одной или нескольких емкостей.

#### ИКА® Rocker 3D digital

- Непрерывная работа для одной или нескольких емкостей.  
- Работа в режиме таймера для одной или нескольких емкостей.

### • Область применения

- Лаборатории
- Учебные заведения
- Аптеки
- Университеты


Прибор пригоден для эксплуатации в любых помещениях, за исключением жилых помещений и зон, напрямую подключенных к сети питания низкого напряжения, которая обеспечивает также питание участков жилых домов.

Защита пользователя не гарантируется, если прибор эксплуатируется с принадлежностями, которые поставлены не производителем или не рекомендованы им, или если прибор эксплуатируется не в соответствии с назначением или вопреки данным производителя, или если на приборе или печатной плате третьим лицом проведены изменения.

## Ввод в эксплуатацию

- Проверьте, соответствует ли сетевое напряжение блока питания данным на типовой табличке.
- Соедините аппарат с блоком питания/ стандартной сетевой розеткой, величину потребляемой мощности см. в главе «Технические данные».
- Соблюдайте также указанные в «Технических данных» условия окружающей среды.

- После отсоединения от электрической сети **ИКА® Rocker 3D basic** не включается автоматически. После отсоединения от электрической сети в режиме А устройство **ИКА® Rocker 3D digital** самостоятельно не включается.

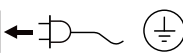

При выполнении всех условий после подсоединения сетевого штекера аппарат готов к эксплуатации.

### ИКА® Rocker 3D basic

Блок питания предназначен для напряжения от 100 до 240 В. Прежде чем подсоединить блок питания к розетке, необходимо установить штекерный адаптер для соответствующей страны.



#### Включение прибора

Включите аппарат нажатием кнопки питания «Power» (L).

→ Светодиод (M) загорится зеленым.



#### Запуск прибора

Нажмите кнопку «Пуск/останов» (F), чтобы начать процесс встряхивания.

Прибор начинает работу на предварительно заданной скорости вращения 30 об/мин.



#### Остановка прибора

Нажмите кнопку «Пуск/останов» (F), чтобы прервать процесс встряхивания.



#### Выключение прибора

Выключите аппарат нажатием кнопки питания «Power» (L).

→ Светодиод (M) при этом гаснет.



## IKA® Rocker 3D digital

Блок питания предназначен для напряжения от 100 до 240 В. Прежде чем подсоединить блок питания к розетке, необходимо установить штекерный адаптер для соответствующей страны.



### Включение прибора

Включите аппарат нажатием кнопки питания «Power» **(L)**.



На дисплее отобразится в указанной последовательности:

- испытательная таблица;
- версия программного обеспечения;
- режим работы;
- последние заданные значения и установки



### Установка скорости вращения

Установите скорость вращения с помощью кнопок «Установка скорости вращения» **(K)** в диапазоне 5-80 об/мин с шагом 1 об/мин.



### Таймер/счетчик

Выберите «Счетчик» или «Таймер» **(I)**.



#### Таймер

При выборе функции таймера выполняется обратный отсчет заданного значения. После завершения встряхивания таймер автоматически отключается.

→ Акустический сигнал звучит трижды, светодиод «Таймер» **(H)** мигает красным.

#### Счетчик

Счетчик измеряет время от начала процесса встряхивания до его конца.

→ Светодиод «Счетчик» **(G)** мигает красным.

При нажатии кнопки «Пуск/останов» **(F)** для завершения процесса встряхивания отображается измеренное время. При повторном запуске счетчика измерение начинается сначала.


Для переключения со счетчика на таймер или наоборот нажмите кнопку «таймер» **(I)**.



#### Настройка

Настройте таймер в диапазоне от 1 с до 99 ч 59 мин при помощи кнопок «Кнопка настройки таймера в направлении плюс/минус» **(J)**.

Запустите вибрационное устройство при помощи кнопки «Запуск/останов» **(F)**. Последнее установленное значение таймера вносится в память и может быть использовано в следующем процессе встряхивания.

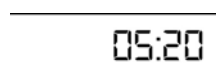

#### Сброс на 0

Для сброса таймера нажмите одновременно кнопки «таймер минус» и «таймер плюс» **(J)**.



### Запуск прибора

Нажмите кнопку «Пуск/останов» **(F)**, чтобы начать работу. Прибор будет запущен с требуемыми настройками.



### Остановка прибора

Нажмите кнопку «Пуск/останов» **(F)**, чтобы прервать процесс работы.



### Выключение прибора

Выключите аппарат нажатием кнопки питания «Power» **(L)**.



## Режимы работы А и В

### Режим работы А

После исчезновения напряжения прибор не продолжает работу.

### Режим работы В

После исчезновения напряжения прибор возобновляет работу с установленными значениями и в качестве указания на исчезновение напряжения с определенными интервалами отображает символ (Pr).

### Переключение режимов работы

Для переключения режимов работы выключите прибор. После этого, удерживая нажатой кнопку «Пуск/останов» (F), нажмите кнопку питания «Power» (L).

## Настройка угла наклона вибростола

Угол наклона вибростола может плавно регулироваться в диапазоне 0-15°.



**Внимание!** Не снимайте коврик (1) и крышку (2) во время работы прибора!

Остановите прибор при помощи кнопки «Запуск/останов» (F). Не останавливайте прибор рукой!

Выключите прибор нажатием кнопки питания «Power» (L).

- Чтобы отрегулировать угол наклона вибростола, снимите сначала коврик (1), а затем, нажав на углубление, расположенную под ним крышку (2).



- Вывинтите винт (3) при помощи входящей в комплект поставки изогнутой отвертки DIN 911 (размер под ключ 4), надежно удерживая при этом ручку регулировки.

**Внимание!** Не извлекайте винт полностью! Для регулировки угла наклона вибростола достаточно вывинчивания винта на половину оборота.



- Поверните ручку регулировки, чтобы установить требуемый угол настройки вибростола (4).

- Вновь затяните винт (3).


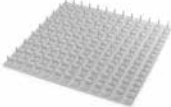


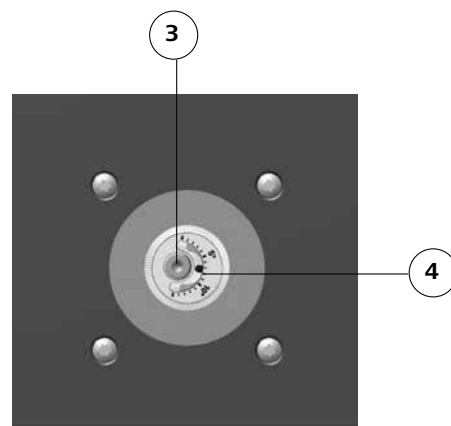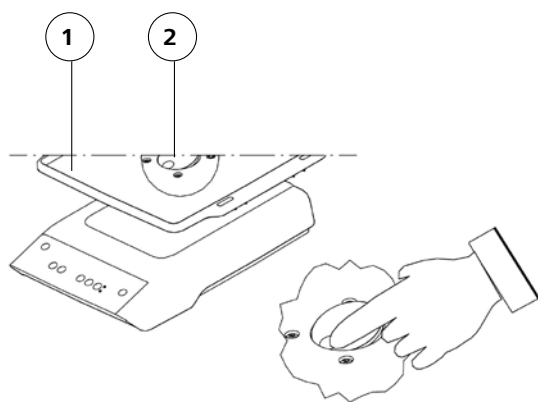

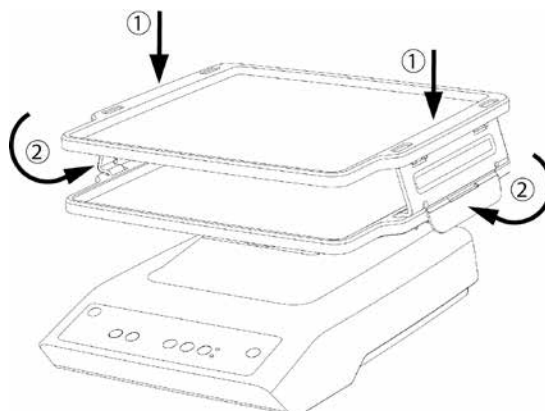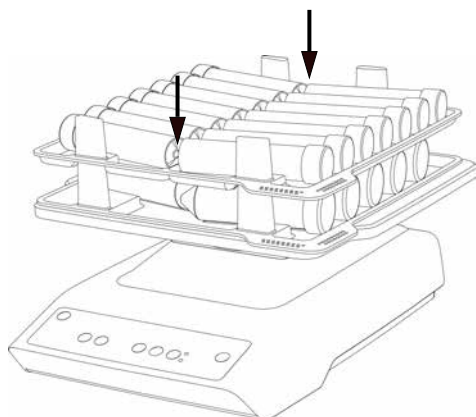

- Вновь установите крышку (2).



## Использование принадлежностей




## Принадлежности

	Обозначение	Описание	количество пробирок по Подставка макс.
	Коврик RD 1	Подложка для сосудов с плоским дном, например чашек Петри, склянок для клеточных культур	-
	Рифленный коврик RD 2	Подложка для пробирок диаметром до 30 мм, например пробирок Эппендорфа и пробирок Greiner	Пример возможной комплектации 
	Подставка ТВ 1	Для 28 трубок на 5 мл, Ø 12 мм	28 пробирок по 5 мл диаметром 12 мм
	Подставка ТВ 2	Для 16 трубок на 15 мл, Ø 16 мм	12 пробирок по 15 мл диаметром 16 мм
	Подставка ТВ 3	Для 14 трубок на 30 мл, Ø 25 мм	10 пробирок по 30 мл диаметром 25 мм
	Подставка ТВ 4	Для 10 трубок на 50 мл, Ø 28 мм	6 пробирок по 50 мл диаметром 28 мм
	Стапельный стол А 2	-	-

## Техобслуживание и чистка

Прибор не требует техобслуживания.

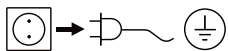

Перед чисткой извлеките сетевой штекер из розетки.

- При чистке прибора пользуйтесь защитными перчатками.
- При чистке нельзя погружать электроприборы в чистящее средство.
- При чистке не допускайте попадания жидкости в прибор.
- При применении отличных от рекомендуемых способов чистки и обеззараживания проконсультируйтесь в компании **ИКА®**.

Чистите прибор **ИКА®** только разрешенными **ИКА®** чистящими средствами:

### Загрязнение

- Красители
- Конструктивные материалы
- Косметические средства
- Продукты питания
- Топливо
- Прочие материалы

### Чистящее средство

- Изопропанол
- Содержащая поверхностно-активные вещества вода, Изопропанол
- Содержащая поверхностно-активные вещества вода, Изопропанол
- Содержащая поверхностно-активные вещества вода
- Содержащая поверхностно-активные вещества вода
- Проконсультируйтесь в компании **ИКА®**



#### Заказ запасных частей

При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- тип прибора;
- серийный номер прибора (указан на типовой табличке);
- номер позиции и обозначение запчасти, см. рисунки и список запчастей на сайте [www.ika.com](http://www.ika.com).

#### В случае ремонта

**На ремонт принимаются только очищенные и дезинфицированные приборы.**

Запросите формуляр «Свидетельство о безопасности» в компании IKA® или загрузите его с сайта IKA® [www.ika.com](http://www.ika.com) и распечатайте.

Отправляйте прибор на ремонт в оригинальной упаковке. Складской упаковки для обратной отправки недостаточно. Используйте дополнительно подходящую транспортировочную упаковку.

## Код ошибки

### IKA® Rocker 3D basic

Возникающая ошибка отображается на дисплее, сопровождается звуковым сигналом и миганием светодиодного индикатора Power.

При сбое во время работы действуйте следующим образом:

- ☞ Выключите аппарат.
- ☞ Примите меры по устранению неисправности, как описано ниже.
- ☞ Снова запустите прибор.

Ошибка	Причина	Последствие	Способ устранения
	Блокировка или перегрузка мотора	Выключение двигателя	- Выключите прибор. - Снизьте нагрузку на двигатель и проверьте легкость хода всех подвижных компонентов. - После этого выполните повторный запуск.

Если неполадка не устраняется посредством описанных мер или отображается другой код ошибки:

- обратитесь в сервисную службу;
- отправьте прибор с кратким описанием неполадки.

### IKA® Rocker 3D digital

При возникновении ошибки на дисплее отображается соответствующий код ошибки, например, Er 4.

При сбое во время работы действуйте следующим образом:

- ☞ Выключите аппарат.
- ☞ Примите меры по устранению неисправности, как описано ниже.
- ☞ Снова запустите прибор.

Ошибка	Причина	Последствие	Способ устранения
Er 3	Слишком высокая температура внутри устройства	Выключение двигателя	- Выключите прибор. - Дайте прибору остыть.
Er 4	Блокировка или перегрузка мотора	Выключение двигателя	- Выключите прибор. - Снизьте нагрузку на двигатель и проверьте легкость хода всех подвижных компонентов. - После этого выполните повторный запуск.

Если неполадка не устраняется посредством описанных мер или отображается другой код ошибки:

- обратитесь в сервисную службу;
- отправьте прибор с кратким описанием неполадки.

## Технические данные

### Блок питания

Вход	V	100 - 240
	A	0,8
Выход	Гц	50-60
	V=	24
		24вт.LPS (ограниченный источник энергии)
Класс защиты		2(двойная изоляция) <input type="checkbox"/>

### Вибрационное устройство

		IKA® Rocker 3D basic	IKA® Rocker 3D digital
Постоянное напряжение	<b>V</b>		24
Потребляемая мощность прибора макс.	<b>W</b>		24
Потребляемая мощность двигателя	<b>W</b>		16
Производимая мощность двигателя	<b>W</b>		9
Тип движений			колебательные
Допустимый насыпной вес (вкл. вставку)	<b>kg</b>		2
Угол наклона вибростола	°	-	0 - 15
Настройка угла наклона вибростола		-	плавная
Угол наклона постоянный	°	8	
Скорость вращения мин.	<b>rpm</b>	-	5
Скорость вращения постоянная	<b>rpm</b>	30	-
Скорость вращения макс.	<b>rpm</b>	-	80
Отклонение скорости вращения	<b>%</b>	10	5
Регулировка скорости вращения		-	шаг 1 об/мин
Индикация скорости вращения		-	7 сегментов СИД
Таймер		-	Да
Индикация таймера		-	7 сегментов СИД
Режим работы		Продолжительный	Режим таймера и продолжительный режим
Настройка таймера мин.	<b>sec</b>	-	1
Настройка таймера макс.	<b>h:min</b>	-	99 ч 59 мин
Размеры (ШxВxГ)	<b>mm</b>	280x165x330	280x185x330
Масса	<b>kg</b>	2,2	2,3
Допустимая продолжительность включения	<b>%</b>		100
Допустимая температура окружающей среды	<b>°C</b>		+ 4 bis + 50
Допустимая относит. влажность	<b>%</b>		80
Степень защиты согласно DIN EN 60529			IP 21
Категория перенапряжения			II
Класс защиты			II
Уровень загрязнения			2
Установочная поверхность вибростола (ШxГ)	<b>mm</b>		235 x 235
Использование прибора над уровнем моря	<b>m</b>		Макс. 2000

Право на технические изменения сохраняется!

## Indicaciones de seguridad

### *Para su protección*



**Lea todas las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha y siga siempre las instrucciones de seguridad.**

- Mantenga estas instrucciones de uso en un lugar al que todos puedan acceder fácilmente.
- Asegúrese de que el aparato sea utilizado únicamente por personal debidamente formado y cualificado.
- Siga siempre las advertencias de seguridad, las directivas legales que correspondan y las normativas sobre protección laboral y prevención de accidentes.
- Lleve siempre el equipo de protección que corresponda a la clase de peligro del fluido que vaya a manipular. De lo contrario, puede sufrir daños debido a:
  - a salpicadura de líquidos,
  - a caída de piezas o componentes,
  - el aplastamiento de partes del cuerpo, cabello, ropa o joyas.
- Coloque el aparato en una área espaciosa e superficie horizontal, estable, limpia, protegida frente a deslizamientos, seca e ignífuga.
- Las patas del aparato deben estar limpias y libres de desperfectos.
- Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, asegúrese de que estos no presenten desperfecto alguno. No utilice ningún componente dañado.



**Atención:** En el caso de las piezas móviles, existe riesgo de aplastamiento entre la mesa agitadora y la carcasa.

- Coloque los recipientes de forma segura sobre la mesa agitadora, sobre la base elegida o sobre el estante correspondiente.
- Sujete bien los accesorios y los tubos de ensayo pues, de lo contrario, estos últimos pueden sufrir daños o caerse.
- Coloque un solo tubo de ensayo en el centro y distribuya el resto de forma homogénea por el resto del espacio.
- Cargue el aparato con muestras de forma homogénea.
- El peso de carga no debe superar los 2 kg. Tenga en cuenta los pesos de agitación máximos permitidos.
- No mueva ni transporte el aparato si está en funcionamiento o si está conectado a la red eléctrica.
- Reduzca la velocidad si
  - el fluido salpica del tubo de ensayo debido a la existencia de una velocidad muy alta
  - el aparato presenta un funcionamiento inestable
  - el aparato y/o los recipientes emplazados empiezan a moverse debido a la acción de fuerzas dinámicas.
- El equipo no está concebido para un funcionamiento manual.

- Tenga en cuenta el peligro que entrañan
  - los materiales inflamables,
  - los dispositivos de vidrio que pueden romperse como consecuencia de una energía de agitación mecánica.
- El aparato puede calentarse durante el funcionamiento.
- Procese únicamente fluidos que no generen una energía peligrosa durante su procesamiento. Esto también se aplica a otras entradas de energía, como es la radiación incidente de luz.
- Procese los materiales que pueden desencadenar enfermedades únicamente en recipientes cerrados y debajo de una campana extractora adecuada. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con **IKA®**.
- **No** utilice el aparato en entornos con peligros de explosión, ni tampoco con sustancias peligrosas ni debajo del agua.
- El trabajo seguro con el aparato sólo estará garantizado si se incluyen los accesorios que se mencionan en el capítulo dedicado a dichos componentes.
- Cuando monte cualquier tipo de accesorio, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado.
- Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica antes de retirar la tapa para ajustar el ángulo de inclinación de la mesa agitadora del aparato.
- No ponga en marcha el aparato con la tapa abierta.
- El aparato sólo puede desconectarse de la red eléctrica si se desenchufa el cable correspondiente.
- La toma de corriente de la pared debe encontrarse en un lugar accesible para el usuario.
- Tras el restablecimiento de un corte en el suministro eléctrico, el **IKA® Rocker 3D basic** no se pone en marcha de forma automática. El **IKA® Rocker 3D digital** no se pone en marcha de forma automática después de restablecerse un corte en el suministro eléctrico.

### *Para proteger el aparato*

- El aparato puede ser abierto por el personal del servicio técnico.
- Los datos de tensión de la placa identificadora deben coincidir con la tensión real de la red.
- Las piezas extraíbles del aparato deben volver a incorporarse en el mismo para evitar la penetración de objetos extraños, líquidos u otras sustancias.
- Procure que el aparato no sufra golpes ni impactos.
- El aparato sólo puede utilizarse con la fuente de alimentación original.

## Veiligheidsinstructies

### *Voor uw bescherming*



**Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door vóór de inbedrijfstelling, en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.**

- Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats die voor iedereen toegankelijk is.

- Let erop dat alleen geschoold personeel met het apparaat werkt.
- Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen, en voorschriften inzake de veiligheid op de arbeidsplek en inzake ongevallenpreventie in acht.

- Draag de persoonlijke beschermingen die nodig zijn volgens de gevarenklasse van het medium dat verwerkt wordt. Verder bestaat er gevaar door:
  - wegspattende vloeistoffen,
  - weggeslingerde delen,
  - vastraken van lichaamsdelen, haar, kledingstukken en sieraden.
- Zet het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone, glijvaste, droge en vuurvaste ondergrond.
- De voeten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.
- Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de accessoires niet beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde onderdelen.



**Let op!** Er bestaat gevaar voor beknelling bij beweeglijke delen tussen schudtafel en behuizing.

- Plaats de houders veilig op de schudtafel of de gekozen drager resp. het blad.
- Bevestig de accessoires en de opgestelde houders goed, want anders kunnen de houders beschadigd of weggeslingerd worden.
- Als er één houder wordt gebruikt, moet deze in het midden worden geplaatst; meerdere houders moeten gelijkmatig worden verdeeld.
- Belaad het apparaat uitsluitend gelijkmatig met monsters.
- Het laadgewicht mag niet meer dan 2 kg bedragen. Neem het maximaal toegelaten schudgewicht in acht.
- Beweeg of transporteer het apparaat niet, wanneer het in bedrijf is of wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Verlaag het toerental als
  - het medium door een te hoog toerental uit de houder spat
  - het apparaat onrustig werkt
  - het apparaat en/of de opgestelde houders door dynamische krachten beginnen te "lopen".
- Het apparaat is niet bedoeld voor handbediening.
- Let op gevaar door
  - brandbare materialen
  - breuk van het glas door toedoen van mechanische schudenergie.
- Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.

- Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken veroorzaakte energie-inbreng geen problemen met zich mee zal brengen. Dit geldt ook voor andere energie-inbrengen, b.v. door licht straling.
- Verwerk ziekteverwekkende materialen uitsluitend in gesloten houders, onder een geschikte afzuiging. Als u vragen heeft, gelieve contact op te nemen met IKA®.
- Gebruik het apparaat **niet** in explosiegevaarlijke omgevingen, met gevaarlijke stoffen of onder water.
- Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de accessoires die beschreven worden in het hoofdstuk "Accessoires".
- Monteer de accessoires alleen als de netstekker uit het stopcontact is getrokken.
- Koppel het apparaat van de stroomtoevoer af voordat u het deksel voor instelling van de hellingshoek van de schudtafel van het apparaat verwijdert.
- Stel het apparaat niet in werking met geopend deksel.
- Dit apparaat mag uitsluitend van het elektriciteitsnet worden afgekoppeld door de netstekker/verbindingsstekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken.
- De contactdoos voor de aansluiting op het voedingsnet moet gemakkelijk te bereiken zijn.
- Na een onderbreking van de stroomtoevoer zal de **IKA® Rocker 3D basic** niet vanzelf weer opstarten. De **IKA® Rocker 3D digital** zal na een onderbreking van de stroomtoevoer in modus A niet vanzelf weer opstarten.

#### Voor de bescherming van het apparaat

- Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door vakmensen.
- De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet overeen stemmen met de netspanning.
- De verwijderbare apparaatdelen moeten weer op het apparaat worden aangebracht om binnendringing van vreemde voorwerpen, vloeistoffen enz. te verhinderen.
- Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen stoten of slaan.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de oorspronkelijke voedingsadapter.

Lingua d'origine: tedesco



## Avvertenze di sicurezza

### *Per la Vostra sicurezza*



**Prima della messa in funzione si raccomanda di leggere le istruzioni per l'uso e di osservare attentamente le norme di sicurezza.**

- Conservare con cura le istruzioni per l'uso, rendendole accessibili a tutti.
- L'utilizzo di questo apparecchio è destinato esclusivamente a personale esperto.
- Osservare attentamente le norme di sicurezza, le direttive e le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica.
- Indossare la propria attrezzatura di protezione in conformità alla classe di pericolo del mezzo sottoposto a lavorazione. Altrimenti può insorgere un rischio a seguito di:
  - spruzzi di liquidi,
  - distacco improvviso di pezzi,
  - Eintrappolamento di parti del corpo, capelli, vestiario e gioielli.
- Posizionare l'apparecchio in una zona spaziosa su una superficie, piana, stabile, pulita, antiscivolo, asciutta e ignifuga.

- I piedini dell'apparecchio devono essere puliti e non danneggiati.
- Prima dell'uso verificare l'eventuale presenza di vizi all'apparecchio o agli accessori. Non utilizzare pezzi danneggiati.



**Attenzione!** Tra la tavola di scuotimento e l'alloggiamento vi è pericolo di rimanere schiacciati nelle parti in movimento.

- Posizionare i recipienti in sicurezza sulla tavola di scuotimento, sul supporto prescelto o sul ripiano.
- Fissare saldamente gli accessori e i recipienti posizionati per evitare danni o il distacco accidentale dei recipienti di agitazione.
- Collocare un unico recipiente di agitazione al centro e più recipienti in modo uniforme.
- Caricare uniformemente i campioni sull'apparecchio.
- La portata non deve superare i 2 kg. Attenersi ai pesi massimi ammessi.
- Non spostare né trasportare l'apparecchio quando è in funzione o collegato alla rete elettrica.

- Ridurre il numero di giri se
  - il mezzo fuoriesce dal recipiente a causa dell'eccessiva velocità
  - il movimento diventa irregolare
  - l'apparecchio e/o i recipienti installati cominciano a spostarsi a causa delle forze dinamiche.
- L'apparecchio non è idoneo al funzionamento in modalità manuale.
- Eventuali rischi possono insorgere a seguito di
  - materiali infiammabili
  - rottura di vetri a seguito di forze meccaniche di oscillazione.
- Durante il funzionamento l'apparecchio può scaldarsi.
- Trattare soltanto i mezzi il cui apporto energetico è irrilevante nel processo di lavorazione. Ciò vale anche per altre tipologie di apporto energetico, ad esempio mediante irradiazione luminosa.
- Trattare materiali patogeni esclusivamente in recipienti chiusi sotto un apposito sfiatatoio. Per eventuali domande rivolgersi a IKA®.
- **Non** utilizzare l'apparecchio in atmosfere esplosive, unitamente a sostanze pericolose né immerso nell'acqua.
- Il funzionamento sicuro dell'apparecchio è garantito soltanto con gli accessori descritti nel capitolo "Accessori".
- Staccare la spina di corrente prima di effettuare il montaggio degli accessori.
- Staccare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di ri-

- muovere dall'apparecchio il coperchio per la regolazione dell'angolo di inclinazione della tavola di scuotimento.
- Non far funzionare l'apparecchio con il coperchio aperto.
- La separazione dell'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica avviene solo estraendo la spina dalla rete o dall'apparecchio.
- La presa per la linea di allacciamento alla rete deve essere facilmente raggiungibile e accessibile.
- Dopo un'interruzione dell'alimentazione, **IKA® Rocker 3D basic** non si riavvia automaticamente. Dopo un'interruzione dell'alimentazione, **IKA® Rocker 3D digital** non si riavvia automaticamente nella modalità A.

#### Per la sicurezza dell'apparecchio

- L'apparecchio deve essere aperto esclusivamente da personale qualificato.
- Il valore di tensione indicato sulla targhetta del modello e quello di rete devono coincidere.
- Per evitare l'intrusione di corpi estranei, liquidi ecc., si raccomanda di riposizionare sull'apparecchio eventuali componenti amovibili.
- Evitare urti e colpi violenti all'apparecchio o agli accessori.
- L'apparecchio deve essere azionato esclusivamente con l'alimentatore ad innesto originale.

Originalspråk: tyska



## Säkerhetsanvisningar

### Skydda dig själv



- **Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och observera säkerhetsbestämmelserna.**

- Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.

- Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
- Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv samt föreskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyggande.
- Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvarande riskklassen för det medium som skall bearbetas. Det finns annars risk för:
  - vätskestänk
  - att fragment kan kastas ut
  - att kroppsdelar, hår, klädesplagg eller smycken fastnar.
- Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert, torrt och icke brännbart underlag.
- Apparaten fötter måste vara rena och oskadade.
- Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte är skadade. Använd aldrig skadade delar.



- **Obs!** Eklämrisk vid rörliga delar mellan skakbord och hölje.

- Placera kärlen säkert på skakbordet, eller valt stöd eller vald hylla.
- Fäst tillbehör och monterade kärl väl, eftersom skakkärnen annars kan skadas eller lossna
- Enstaka skakkärl placeras i mitten; flera skakkärl skall placeras symmetriskt.
- Lasta endast apparaten jämnt med prover.
- Lastvikten får inte överskrida 2 kg. Följ maximalt tillåten skakningsvikt.

- Flytta eller transportera inte enheten när den är i bruk eller ansluten till elnätet.
- Varvtalet skall reduceras om
  - mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för högt
  - apparaten går ojämnt
  - apparaten och/eller uppställda kärl på grund av dynamiska krafter börjar vandra.
- Apparaten är inte avsedd för manuell drift.
- Observera riskerna med
  - eldfarliga material,
  - glasskärvor på grund av mekanisk skakenergi.
- Under drift kan apparaten upphettas.
- Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som bearbetningen innebär. Detta gäller också energitillförsel i annan form, t.ex. ljusinstrålning.
- Sjukdomsframkallande ämnen får endast bearbetas i slutna kärl under ett lämpligt utsug. Vänd er till **IKA®** om ni har frågor.
- Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär och heller **inte** med farliga ämnen eller under vatten.
- Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de tillbehör som beskrivs i kapitlet "Tillbehör".
- Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören monteras.
- Koppla ifrån apparaten från strömförsörjningen innan locket för att justera skakbordets lutningsvinkel tas bort från apparaten.
- Kör aldrig apparaten med öppnat lock.
- Apparaten kopplas inte bort från elnätet förrän nätkabeln lossas.
- Väggtuttaget för nätkabeln måste vara lätt tillgängligt.
- Efter ett strömavbrott startas **IKA® Rocker 3D basic** inte om automatiskt. **IKA® Rocker 3D digital** startar inte automatiskt om efter ett strömavbrott i läge A.

### Skydda instrumentet

- Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.
- Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens med nätspänningen.

- Avtagbara apparatdelar måste sättas tillbaka för att förhindra att främmande föremål, vätskor etc. tränger in i apparaten.
- Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar eller slag.
- Apparaten får endast användas med originalnätaggregatet.

Oprindelsessprog: tysk



## Sikkerhedshenvisninger

### Beskyttelsesforanstaltninger



**Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne.**

- Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgængelig for alle.
- Kontrollér, at kun uddannet personale arbejder med apparatet.
- Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.
- Brug personbeskyttelsesudstyr svarende til fareklassen af det medie, der skal bearbejdes. Ellers kan da opstå fare p.g.a.
  - stænk af væsker,
  - dele, der slynges ud,
  - kropsdele, hår, beklædningsgenstande og smykker, der kan blive fanget.
- Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsikker, tør og ildfast overflade.
- Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.
- Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver anvendelse. Beskadigede dele må ikke bruges.



**OBS!** Der er klemningsfare ved bevægelige dele mellem rystebord og hus.

- Placér beholderne sikkert på rystebordet eller det valgte underlag hhv. hylde.
- Fastgør tilbehørsdele og opstillede apparater korrekt, da rystebordet ellers kan beskadiges eller slynges ud.
- En enkelt rystebeholder skal placeres i midten, flere ryste beholdere skal fordeles jævnt.
- Apparatet må kun belastes jævnt med prøver.
- Lastevægten må ikke overskride 2 kg. Vær opmærksom på de maksimale tilladte rystevægte.
- Apparatet må ikke flyttes eller transporteres, når det er i drift hhv. forbundet med strømnettet.
- Sæt omdrejningstallet ned, hvis
  - mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrejningstal,
  - apparatet kører uroligt,
  - apparatet og/eller opstillede beholdere begynder med at flytte sig p.g.a. dynamiske kræfter.

- Apparatet er ikke egnet til manuel drift.
- Vær opmærksom på farer, som skyldes
  - antændelige materialer,
  - glasbrud p.g.a. mekanisk rysteenergi.
- Apparatet kan blive varmt under driften.
- Der må kun bearbejdes medier, hvor tilførsel af energi ved bearbejdningen er ubetænkelig. Dette gælder også for anden energi tilførsel, f.eks. fra lys.
- Sygdomsfremkaldende materialer må kun bearbejdes i lukkede beholdere under et egnet aftræk. Henvend Dem til **IKA®**, hvis De har spørgsmål.
- Apparatet må **ikke** drives i atmosfærer med eksplosionsfare, med farlige stoffer og under vand.
- Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som beskrives i kapitlet "Tilbehør".
- Tilbehør må kun monteres, mens netstikket er trukket ud.
- Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, inden man fjerner låget fra apparatet for at indstille rystebordets hældningsvinkel.
- Apparatet må ikke drives med låget åbnet.
- Apparatet kobles kun fra strømnettet, hvis netstikket hhv. apparatets stik trækkes ud.
- Stikdåsen til netledningen skal være let tilgængelig.
- Efter en afbrydelse af strømforsyningen starter **IKA® Rocker 3D basic** ikke af sig selv igen. **IKA® Rocker 3D digital** starter ikke af sig selv igen efter en afbrydelse af strømforsyningen i tilstand A.

### Beskyttelse af apparatet

- Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.
- Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens med netspændingen.
- Aftagelige dele af apparatet skal monteres på apparatet igen for at forhindre indtrængning af fremmedlegemer, væsker osv..
- Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller slag.
- Apparatet må kun anvendes sammen med den oprindelige netadapter.

Kildespråk: tysk



## Sikkerhetsanvisninger

### Personlig sikkerhet



**Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke apparatet, og følg sikkerhetsanvisningene.**

- Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
- Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med apparatet.
- Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt forskriftene for helse, miljø og sikkerhet.

- Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med fareklassen til mediumet som skal bearbejdes. Ellers kan det være fare for:
  - væskesprut,
  - deler som slynges ut,
  - kroppsdele, hår, klær og smykker som setter seg fast.

- Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr og brann bestandig overflate.
- Føttene på apparatet må være rene og uskadede.
- Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med tanke på skader. Skadde deler skal ikke brukes.



**Fare!** Fare for klemming ved bevegelige deler mellom risteplaten og huset.

- Plasser karene sikkert på risteplaten, den valgte holderen eller skuffen.
- Fest tilbehør og påmonterte beholdere godt for at ristebeholdere ikke skal skades eller kunne slynges av.
- Plasser enkeltstående ristebeholdere i midten og flere ristebeholdere jevnt fordelt.
- Last apparatet jevnt med prøver.
- Nyttelasten må ikke overskride 2 kg. Observer den maksimale tillatte vekten på risteapparatet.
- Ikke flytt eller transporter apparatet når det er i bruk eller koplet til strømmettet.
- Reduser hastigheten hvis:
  - mediumet sprøytes ut av beholderen som en følge av for høy hastighet,
  - det oppstår ujevn gange,
  - apparatet og/eller påsatte kar kan begynne å bevege seg pga. dynamiske krefter.
- Apparatet er ikke egnet for hånddrift.
- Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes
  - brannfarlige materialer,
  - ødelagt glass som følge av den mekaniske risteenergien.
- Apparatet kan bli varmt når det brukes.

- Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres under bearbeidingen. Dette gjelder også andre energiformer som f.eks. lysstråling.
- Patogene materialer skal bare bearbeides i lukkede beholdere under et egnet avtrekk. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med **IKA®**.
- Apparatet må **ikke** brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer, med farlige stoffer og under vann.
- Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i kapitlet «Tilbehør» brukes.
- Tilbehøret skal kun monteres når strømforbindelsen er koplet fra.
- Koble apparatet fra strømforsyningen før du tar av lokket for å justere hellingsvinkelen på risteplaten.
- Ikke bruk apparatet med lokket åpent.
- Apparatet kan kun koples fra strømmettet ved at strøm- eller apparatkontakten trekkes ut.
- Stikkkontakten for nettilkopplingsledningen må være lett tilgjengelig.
- Etter strømbuud kjører **IKA® Rocker 3D basic** ikke igjen av seg selv. I modus A går **IKA® Rocker 3D digital** ikke i gang av seg selv igjen etter et strømbuud.

#### Beskyttelse av apparatet

- Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.
- Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med nettspenningen.
- Avtakbare apparatdelar må settes på apparatet igjen for å hindre at fremmedlegemer, væsker osv. trenger inn.
- Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt og slag.
- Apparatet må bare brukes med den originale kontaktnettadapteren.

Alkukieli: saksa



## Turvallisuusohjeet

### Oman turvallisuutesi vuoksi



**Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.**

- Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
- Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
- Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojelu- ja tapaturmantorjuntaohjeita.
- Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vastaavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat aiheuttaa:
  - nesteiden roiskuminen,
  - osien sinkoutuminen,
  - ruumiinosien, hiusten, vaatteiden ja korujen takertuminen.
- Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja palamattomalle alustalle.
- Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
- Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä vaurioituneita osia.



**Huomautus!** Liikkuvat osat ravistelijan ja kotelon välillä aiheuttavat puristusvaaran.

- Aseta astiat tukevasti ravistelijaan tai valitulle alustalle, kuten tarjottimelle.

- Kiinnitä tarvikkeet ja astiat hyvin, koska täristysastiat saattavat muuten vaurioitua tai irrota.
- Aseta yksittäinen täristysastia keskeisesti ja useampi täristysastia tasaisesti tasolle.
- Aseta näytteet tasaisesti laitteelle.
- Kuorma ei saa olla yli 2 kg. Huomioi ravistelijan suurin sallittu paino.
- Älä siirrä tai kuljeta laitetta sen ollessa käytössä tai liitettynä sähköverkkoon.
- Pienennä pyörimisnopeutta, jos
  - materiaalia roiskuu astiasta liian suurella pyörimisnopeudella vuoksi,
  - laite toimii epätasaisesti,
  - laite ja/tai asetetut astiat alkavat liikkua dynaamisten voimien vaikutuksesta.
- Laite ei sovellu käsikäyttöön.
- aaraa voivat aiheuttaa:
  - esyntyvät materiaalit,
  - mekaanisen täristysenergian aiheuttama lasirikko.
- Laite voi kuumentua käytön aikana.
- Käsittele täristimellä ainoastaan sellaisia materiaaleja, joissa tärkein syy aiheuttamaan energianlisäys on vähäinen. Tämä koskee myös muita energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

- Terveydelle haitallisia aineita saa käsitellä vain suljetussa astias-  
sa asianmukaisen poistomurinin alla. Lisätietoja antaa IKA®.
- Laitetta **ei** saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaarallisten ainei-  
den käsittelyyn eikä veden alla.
- Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tarvikkeet-  
kap paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen asennusta.
- Irrota laite sähköverkosta ennen kannen irrottamista laitteesta  
ravistelijan kaltevuuskulman säätämiseksi.
- Laitetta ei koskaan saa käyttää kannen ollessa auki.
- Laite erotetaan verkkojännitteestä irrottamalla verkkojohto pis-  
torasiasta tai laitteesta.
- Verkkojohdon pistorasian pitää olla helposti ulottuvilla ja saatavilla.

- Sähkökatkon jälkeen IKA® **Rocker 3D basic** ei käynnisty  
itsestään uudelleen. IKA® **Rocker 3D digital** ei käynnisty säh-  
kökatkon jälkeen itsestään uudelleen tilassa A.

#### Laitteen suojaamiseksi

- Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.
- Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
- Irrotettavat laitteen osat pitää kiinnittää takaisin paikoilleen  
epäpuhtauksien, nesteiden jne. pääsyn estämiseksi.
- Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
- Laitetta saadaan käyttää vain yhdessä alkuperäisen verkkolait-  
teen kanssa.



Idioma original: alemão

## Instruções de segurança

### Para sua segurança



**Antes de ligar o aparelho, recomendamos a leitura atenta das instruções de utilização e a observação cuidadosa das normas de segurança.**

- Guarde estas instruções de utilização com cuidado,  
em local acessível a todos.
- Lembre-se de que a utilização deste aparelho é reservada exclusiva-  
mente a pessoas especializadas.
- Respeite com atenção as normas de segurança, as directivas e as dis-  
posições em matéria de segurança e higiene no local de trabalho.
- Use o seu equipamento pessoal de protecção conforme a classe de  
perigo do meio que estiver a ser processado. De qualquer modo, pode  
haver risco de:
  - salpicos de líquidos,
  - projecção imprevista de peças,
  - partes do corpo, cabelos, vestuário e jóias ficarem presos.
- Coloque o aparelho em cima de uma superfície plana, estável, limpa,  
antiderrapante, seca e ignífuga.
- Os pés do aparelho deve estar limpos e em perfeito estado.
- Antes de usar, verifique a eventual existência de vícios no equi-  
pamento ou nos respectivos acessórios. Não utilize peças danifi cadas.



**Atenção!** Existe o perigo de esmagamento nas peças mó-  
veis entre a mesa vibratória e o corpo.

- Coloque os recipientes de forma segura sobre a mesa vibratória, no  
invólucro escolhido ou na prateleira.
- Fixe firmemente os acessórios e recipientes colocados para evitar da-  
nos ou projecção acidental dos recipientes de agitação.
- Se usar um recipiente de agitação único coloque-o no centro, se usar  
vários recipientes de agitação disponha-os de modo a fica rem equilibra-  
dos.
- Carregue o aparelho com amostras uniformemente.
- O peso de carga não deve ultrapassar os 2 kg. Tenha em atenção as  
densidades máximas admissíveis.
- Não mova ou transporte o aparelho, quando está em funcionamen-  
to ou ligado à rede elétrica.
- Diminua o número de rotações se:
  - o meio sair para fora do recipiente devido a velocidade excessiva,
  - o movimento se tornar irregular,
  - o aparelho e/ou os recipientes colocados começam a deslocar-se  
devido a forças dinâmicas.

- O aparelho não é adequado para o funcionamento manual.
- Cuidado com os riscos decorrentes de:
  - uso de materiais inflamáveis,
  - ruptura de vidro por acção de forças mecânicas de oscilação.
- Durante o funcionamento, o aparelho pode aquecer demasiado.
- Trabalhe apenas com meios cujo contributo energético no pro-  
cesso de trabalho é irrelevante. O mesmo também se aplica a  
outros tipos de energia produzida por outros meios, como por  
exemplo, através da irradiação de luz.
- Trate todos os materiais patogénicos exclusivamente em reci-  
pientes fechados, sob um exaustor apropriado. Para eventuais  
perguntas, contacte a IKA®.
- **Não** use o aparelho em atmosferas explosivas, com substânci-  
as perigosas ou debaixo de água.
- O funcionamento seguro do aparelho só é garantido se for usado com  
os acessórios descritos no capítulo "Acessórios".
- Desligue a ficha da corrente antes de montar os acessórios.
- Remova o aparelho da fonte de alimentação antes de retirar a tampa  
para ajustar o ângulo de inclinação da mesa vibratória do aparelho.
- Não utilize o aparelho com a tampa aberta.
- O aparelho só é desligado da rede eléctrica retirando a ficha da  
tomada de rede ou do aparelho.
- A tomada de ligação à rede tem de estar num sítio próximo do  
aparelho e facilmente acessível.
- Após uma interrupção da alimentação eléctrica, o **Rocker 3D basic** da  
IKA® não reinicia sozinho. O **Rocker 3D digital** da IKA® não reini-  
cia sozinho após uma interrupção da alimentação eléctrica no Modo A.

### Para segurança do aparelho

- A abertura do aparelho é permitida, exclusivamente, a pessoas  
especializadas.
- O valor de tensão indicado na placa de características do mo-  
delo deve coincidir com o valor da tensão de rede.
- Para evitar a entrada de objectos estranhos, líquidos ou outras  
substâncias, recomendamos repor os eventuais componentes  
amovíveis no aparelho.
- Evite choques e pancadas violentas no aparelho e nos acessórios.
- O aparelho deve ser posto a funcionar, exclusivamente, com o alimen-  
tador com a tomada original.



## Υποδείξεις ασφαλείας

### Για τη δική σας προστασία



**Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη θέση σε λειτουργία και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.**

- Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους.
- Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εργάζεται με τη συσκευή.
- Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων.
- Χρησιμοποιείτε τα ατομικά μέσα προστασίας ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου του υπό επεξεργασία υλικού. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος από:
  - την εκτίναξη σταγονιδίων και την εξάτμιση υγρών,
  - Εκσφενδονισμός εξαρτημάτων,
  - την παράσυρση μελών του σώματος, μαλλιών, ενδυμάτων και κοσμημάτων.
- Τοποθετήστε τη βάση ελεύθερη σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή, αντιολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επιφάνεια.
- Τα πέλματα της συσκευής πρέπει να είναι καθαρά και να μην έχουν υποστεί ζημιές.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.



**Προσοχή!** Τα κινητά εξαρτήματα μεταξύ της δονούμενης τράπεζας και του περιβλήματος εγκυμονούν κίνδυνο σύνθλιψης.

- Τοποθετείτε τα δοχεία με ασφαλή τρόπο στη δονούμενη τράπεζα ή στην επιλεγμένη βάση ή στο ράφι.
- Στερεώνετε καλά τα παρελκόμενα, διότι αλλιώς μπορούν να υποστούν ζημιές ή να εκτοξευθούν τα δονούμενα δοχεία.
- Τοποθετείτε ένα μεμονωμένο δονούμενο δοχείο στο κέντρο και πολλά δονούμενα δοχεία συμμετρικά.
- Φορτώνετε η συσκευή μόνο συμμετρικά με δείγματα.
- Το βάρος φόρτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 kg. Λαμβάνετε υπόψη το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανάδευσης.
- Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία ή συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μειώστε τον αριθμό στροφών, εάν
  - το μέσο εκτοξεύεται από το δοχείο λόγω υπερβολικού αριθμού στροφών,
  - προκύψει ανώμαλη λειτουργία
  - η συσκευή και/ή τα τοποθετημένα δοχεία αρχίζουν να μετακινούνται λόγω μηχανικών δυνάμεων.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χειροκίνητη λειτουργία.
- Λαμβάνετε υπόψη το ενδεχόμενο κίνδυνο από
  - καύσιμα, εύφλεκτα υλικά,
  - θραύση γυαλιού λόγω μηχανικής δονητικής ενέργειας.
- Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία.
- Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για τα οποία η προσθήκη ενέργειας κατά την επεξεργασία είναι ακίνδυνη. Το αυτό ισχύει επίσης για άλλες προσθήκες ενέργειας, π.χ. από φωτεινή ακτινοβολία.
- Επεξεργάζεστε παθογόνα υλικά αποκλειστικά σε κλειστά δοχεία κάτω από κατάλληλο απορροφητήρα. Για ερωτήματα απευθύνεστε στην εταιρεία **IKA®**.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, με επικίνδυνες ουσίες και κάτω από νερό.
- Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Παρελκόμενα».
- Εγκαθιστάτε τα παρελκόμενα μόνο όταν το φινιρίσμα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος προτού αφαιρέσετε από τη συσκευή το καπάκι για τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης της δονούμενης τράπεζας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ανοικτό καπάκι.
- Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο παροχής ρεύματος εξασφαλίζεται μόνο με αποσύνδεση του φινιρίσματος του ηλεκτρικού καλωδίου ή του καλωδίου της συσκευής.
- Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Ύστερα από διακοπή ρεύματος, η συσκευή **IKA® Rocker 3D basic** δεν τίθεται και πάλι αυτόματα σε λειτουργία. Η συσκευή **IKA® Rocker 3D digital** δεν τίθεται και πάλι αυτόματα σε λειτουργία στην κατάσταση λειτουργίας A ύστερα από διακοπή ρεύματος.

### Για την προστασία της συσκευής

- Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό.
- Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με την τάση δικτύου.
- Τα αφαιρούμενα εξαρτήματα της συσκευής πρέπει να εγκαθίστανται και πάλι σε αυτήν προκειμένου να αποτρέπεται η διείσδυση ξένων σωμάτων, υγρών κλπ.
- Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή στα παρελκόμενα.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το αυθεντικό βυσματωτό τροφοδοτικό.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### Ochrona użytkownika



**Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.**

- Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla wszystkich.
- Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel.

- Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i przepisów bhp.
- Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie do klasy niebezpieczeństwa używanego medium. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie spowodowane:
  - pryskaniem cieczy,
  - wypadnięciem części,
  - wciągnięciem części ciała, włosów, fragmentów odzieży i ozdób.

- Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, antypoślizgowej, suchej i ogniotrwalej powierzchni.
- Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
- Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych części.



**Uwaga!** Ryzyko zakleszczenia w przypadku ruchomych części między stołem oscylacyjnym i obudową.

- Ustawić stabilnie pojemniki na stole oscylacyjnym lub wybranej nakładce lub panelu.
- Zamocować dobrze akcesoria i ustawić naczynia, ponieważ w przeciwnym wypadku naczynia podczas wstrząsów mogą ulec uszkodzeniu lub wypadnięciu.
- Pojedyncze naczynie wstrząsowe umieszczać centralnie, natomiast kilka naczyń równomiernie.
- Urządzenie zasilac próbkami wyłącznie w równomierny sposób.
- Masa ładunku nie może przekroczyć 2 kg. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych mas w procesie oscylacyjnym.
- Nie poruszać ani nie transportować urządzenia, jeżeli nadal pracuje lub jest podłączone do sieci zasilającej.
- Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku:
  - przyskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek zbyt wysokiej prędkości obrotowej,
  - wystąpienia nierównomiernego biegu,
  - urządzenie i/lub nałożone pojemniki zaczynają przemieszczać się pod wpływem sił dynamicznych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do trybu ręcznego.
- Uwzględnić zagrożenia wynikające z:
  - stosowania materiałów łatwopalnych,
  - pęknięcia szkła na skutek działania sił mechanicznych.
- Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
- Stosować wyłącznie media, których obróbka nie powoduje

emisji energii. Odnosi się to również do innych emisji energii, np. z powodu działania promieni słonecznych.

- Materiały rakotwórcze można obrabiać wyłącznie w zamkniętych naczyniach z odpowiednim odciążeniem. W razie pytań prosimy o kontakt z firmą **IKA®**.
- **Nie** korzystać z urządzenia, jeśli w powietrzu nagromadziły się substancje wybuchowe, a także nie stosować do substancji niebezpiecznych i pod wodą.
- Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami opisanymi w rozdziale "Akcesoria".
- Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej wtyczce.
- Odłączyć urządzenie od zasilania przed demontażem pokrywy do ustawiania kąta pochylenia stołu oscylacyjnego urządzenia.
- Nie używać urządzenia z otwartą okrywą.
- Odłączenie od sieci zasilającej następuje tylko po wyciągnięciu wtyczki sieciowej lub wtyczki urządzenia.
- Po przerwie w dopływie prądu lub po mechanicznym przerwaniu operacji dyspergowania urządzenie nie uruchamia się ponownie w sposób samoczynny.
- Po przerwie w zasilaniu **IKA® Rocker 3D basic** nie załącza się ponownie samoczynnie. **IKA® Rocker 3D digital** nie załącza się ponownie samoczynnie w trybie A po przerwie w zasilaniu.

#### Ochrona urządzenia

- Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej musi się zgadzać z napięciem sieciowym.
- Zdejmowane części urządzenia muszą być ponownie zamontowane, aby do jego wnętrza nie dostały się obce ciała, ciecze itp.
- Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
- Urządzenie powinno być używane tylko z oryginalnym zasilaczem.

Výchozí jazyk: němčina



## Bezpečnostní upozornění

### K Vaší ochraně



**Před uvedením přístroje do provozu si kompletně přečtete návod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.**

- Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny příslušné pracovníky.
- Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyškolený personál.
- Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro zajištění bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.
- Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu s třídou nebezpečí zpracovávaného média. Jinak vyvstává ohrožení vlivem:
  - vystřikování kapalin,
  - vyvrstěním součástí,
  - zachycením částí těla, vlasů, kusů oděvu a ozdob nebo šperků.
- Postavte stativ volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou, suchou a nehořlavou plochu.
- Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a příslušenství poškozeny. Nepoužívejte poškozené součásti.



**Pozor!** U pohyblivých dílů mezi vibračním stolem a krytem existuje riziko pohmoždění.

- Nádoby ukládejte bezpečně na vibrační stůl nebo zvolenou podložku, resp. polici.

- Dobře upevněte součásti příslušenství a instalované nádoby, ne boť jinak se nádoby mohou poškodit nebo vyvrstít.
- Umístěte jednu jednotlivou střísanou nádobu uprostřed a rovnoměrně několik střísaných nádob.
- Vzorky do zařízení vkládejte zásadně rovnoměrně.
- Hmotnost zátěže nesmí překročit 2 kg. Respektujte maximální přípustné hmotnosti médií pro třepání.
- Zařízením nepohybujte ani je nepřeprogramujte, když je v provozu, resp. když je připojeno k elektrické síti.
- Snižte otáčky, když
  - médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z nádoby,
  - vzniká neklidný chod,
  - zařízení nebo na něm uložené nádoby se začínají pohybovat v důsledku působení dynamických sil.
- Přístroj není vhodný pro ruční provoz.
- Mějte na zřeteli ohrožení vlivem
  - zápalných materiálů,
  - rozbití skla mechanickou vibrační energií.
- V provozu se může přístroj zahřívát.
- Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem zpracování neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou energii, např. vlivem ozáření světlem.

- Materiály, které vyvolávají nemoci, zpracovávejte jen v zavřených nádobách při zajištění vhodného odtahu. Pokud byste měli jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na firmu IKA®.
- **Nepoužívejte** přístroj v atmosférách ohrožených výbuchem, s nebezpečnými látkami a pod vodou.
- Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které je popsáno v kapitole "Příslušenství".
- Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová zástrčka přístroje.
- Než ze zařízení odstraníte kryt k nastavení úhlu sklonu vibračního stolu, odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte s otevřeným krytem.
- Odpojení od napájecí elektrické sítě se u přístroje provádí pouze vytáhnutím síťové, resp. přístrojové zástrčky.
- Zásuvka pro připojovací síťový vodič musí být lehce dosažitelná a přístupná.

- Po ukončení přerušení přívodu elektrické energie se zařízení **IKA® Rocker 3D basic** samostatně opětovně nespustí. Zařízení **IKA® Rocker 3D digital** se po ukončení přerušení přívodu elektrické energie v režimu A samostatně opětovně nespustí.

#### Na ochranu přístroje

- Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.
- Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s napětím elektrické sítě.
- Odnímatelné části přístroje je opět nutno instalovat na přístroj, aby se tak zamezilo vnikání cizích předmětů, tekutin atd.
- Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na příslušenství.
- Přístroj se smí provozovat pouze s originálním síťovým zdrojem.

Forrásnyelv: német



## Biztonsági utasítások

### Az Ön védelme érdekében



**Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati utasítást, és vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.**

- A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki hozzáférhet.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kioktatott személy dolgozzon.
- Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavédelmi és balesetelhárítási szabályok irányelveit.
- Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osztályának megfelelő személyes védőeszközöket. A veszélyforrások a következők:
  - folyadékok kiforrccsenése
  - részecskék kirepülése
  - testrészek, haj, ruhadarabok és ékszerek elragadása.
- Helyezze a műszerállványt szabadon egy sík, stabil, tiszta, nem csúszós, száraz és tűzálló felületre.
- A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
- Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a készülék vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne használjon.



**Figyelem!** A rázóasztal mozgó részei és a ház közötti hézag beszorulásveszélyes.

- Az edényeket biztonságosan helyezze a rázóasztalra vagy a választott alátétre, ill. tálcára.
- Jól rögzítse a tartozékokat és a felhelyezett edényt. Ha a rögzítés nem megfelelő, a rázóedény megsérülhet vagy kilökődhet.
- Ha egy rázóedénnyel dolgozik, helyezze középre, ha többel, rendezze előket egyenletesen.
- A készüléket mindig egyenletesen terhelje a mintákkal.
- A terhelés nem haladhatja meg a 2 kg-ot. Ügyeljen a megengedett maximális rázóerősúlyokra.
- Ne mozgassa és ne helyezze át a készüléket működés közben, ill. ha feszültség alatt áll.
- Csökkentse a fordulatszámot, ha
  - a túl magas fordulatszám következtében kiforrccsen a kezelt anyag,
  - a készülék futása nem sima,
  - a készülék és/vagy a ráhelyezett edények a dinamikus erők miatt mozgásba jönnek.

- A készülék kézi működtetésre nem alkalmas.
- Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel
  - gyúlékony anyagok kezelésénél,
  - a mechanikus rázóenergia következtében fellépő üvegtörésnél.
- Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
- Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgozás során átadott energia jelentéktelennek minősül. Ez érvényes más energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.
- Fertőzést okozó anyagokkal csak zárt edényekben, egy megfelelő elszívás mellett dolgozzon. Kérdéseivel forduljon a **IKA®** céghez.
- **Ne** üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légtérben, veszélyes anyagokkal és víz alatt.
- Biztonságosan csak a "Tartozékok" fejezetben felsorolt tartozékok alkalmazásával lehet dolgozni.
- A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját húzza ki az elektromos hálózatról.
- Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt a rázóasztal dőlésszögének a beállításához leveszi a fedelet.
- Ne használja a készüléket nyitott fedéllel.
- Ha a készüléket le akarja választani az energiaellátó hálózatról, akkor húzza a csatlakozót a hálózatról vagy a készülékből.
- A hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó aljzatának könnyen elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie.
- Az áramellátás megszakítása után az **IKA® Rocker 3D basic** nem indul újra automatikusan. Az **IKA® Rocker 3D digital** A üzemmódban nem indul újra automatikusan az áramellátás megszakítása után.

### A készülék védelme érdekében

- A készüléket csak szakember nyithatja fel.
- A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték egyezzen meg a hálózati feszültséggel.
- A készülék levehető részeit újra vissza kell szerelni, hogy a szennyeződések, folyadékok stb. ne juthassanak be.
- Tilos a készüléket és tartozékait lökdölni vagy ütni.
- A készülék csak az eredeti hálózati csatlakozóval működtethető.

## Varnostna navodila

### Za vašo zaščito



**Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo in upoštevajte varnostna navodila.**

- Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
- Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
- Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za varstvo pri delu ter preprečevanje nesreč.
- Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom nevarnosti medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja nevarnost:
  - brizganja tekočin,
  - hitrega izmeta delov,
  - ujetja delov telesa, las, oblačil in nakita.
- Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo, suho in negorljivo podlago z dovolj prostora.
- Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
- Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema nepoškodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov.



**Pozor!** Pri premičnih delih med stresalno mizo in ohišjem obstaja nevarnost zmečkanja.

- Posode varno postavite na stresalno mizo ali zeleno podlago oziroma na pladenj.
- Dobro pritrdite opremo in nameščene posode, saj se lahko sicerposode poškodujejo ali izvržejo.
- Eno posodo namestite v sredino, več posod pa razporedite ena komerno.
- Napravo morate z vzorci vedno obremeniti enakomerno.
- Obremenitev ne sme presežati 2 kg. Upoštevajte največje dovoljene teže za stresanje.
- Naprave ne premikajte ali transportirajte, če je v stanju obratovanja oziroma priključena na napajanje.
- Število vrtljajev zmanjšajte, če:
  - medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
  - naprava teče neenakomerno
  - naprava in/ali posode na njej se lahko zaradi dinamičnih sil začnejo premikati.

- Naprava ni namenjena za ročni pogon.
- Pazite na nevarnost zaradi
  - vnetljivih materialov
  - pokanja stekla zaradi mehanskega tresenja.
- Med delovanjem se lahko naprava segreje.
- Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja občutne energije. To velja tudi za druge dovode energije, npr. zaradi svetlobnega obsevanja.
- Materiale, ki povzročajo bolezn, obdelujte samo v zaprtih posodah pod primerno napo. Za kakršna koli vprašanja se posvetujte z IKA®.
- Naprave **ne** uporabljajte v eksplozijsko ogroženih atmosferah, z nevarnimi snovmi in pod vodo.
- Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju "Oprema".
- Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
- Odklopite napravo z napajanja, preden odstranite pokrov za nastavljanje kota nagiba stresalne mize.
- Naprave ne uporabljajte z odprtim pokrovom.
- Napravo izključite iz električnega omrežja samo, kadar izvlečete omrežni vtič oziroma vtič naprave.
- Priključna vtičnica električnega omrežja mora biti enostavno dosegljiva in dostopna.
- Po prekinitvi dovoda napajanja se IKA® Rocker 3D basic ne zažene znova sama od sebe. Po prekinitvi dovoda napajanja se IKA® Rocker 3D digital v načinu A ne zažene znova sama od sebe.

### Za zaščito naprave

- Napravo sme odpreti le strokovno osebje.
- Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno napetostjo.
- Snemljive dele ponovno namestite nazaj na napravo. Tako preprečite vdor tujkov, tekočin itd.
- Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
- Napravo je dovoljeno uporabljati samo z originalnim omrežnim napajalnikom.

## Bezpečnostné pokyny

### Pre vašu ochranu



**Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zariadenia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.**

- Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
- Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na ochranu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.

- Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zodpovedajúce triede nebezpečenstva upravovaného média. Nedodržaním tejto požiadavky vzniká ohrozenie v dôsledku možnosti:
  - Odstrekujúcich kvapalín,
  - Vymršťovania dielcov,
  - Zachytenia častí tela, vlasov, oblečenia a šperkov.

- Zariadene poldzete volne na rovny, stabilny, cisty, neklzavy, suchya nehorlavj povrch.
- Nohy zariadenia musia byt ciste a nesmu byt poskodene.
- Pred kazdym pouzitim skontrolujte, ci zariadenie ani prislusenstvo vo no je poskodene. Nepouzivajte ziadne poskodene diely.



**Pozor!** Medzi vibračným stolom a krytom hrozi nebezpečenstvo prимаčknutia.

- Bezpečne poldzete nádoby na vibračny stól alebo na vybranu základnu, resp. na podnos.
- Dôkladne upevnite dielce prislusenstva a polozené nádoby, pre tože inak sa striasacie nádoby môžu poskodit alebo vymrstit.
- Striasacu nádobu ulozte do stredu, ak je jediná, viaceré nádoby ukladajte rovnomerne.
- Vždy rovnomerne zaťažujte zariadenie vzorkami.
- Hmotnosť záťaže nesmie prekročit 2 kg. Dodržiavajte maximálne dovolené hmotnosti.
- Zariadenie nepremiestňujte ani neprepravujte, keď je v prevádzke, resp. keď je pripojené k sieti.
- Rychlosť otáčania znížte, ak
  - médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosti otáčania,
  - chod zariadenia začína byť nepokojný,
  - zariadenie alebo položené nádoby sa pôsobením dynamických síl začínajú pohybovať.
- Zariadenie nie je vhodné pre manuálnu prevádzku.
- Dbajte na opatnosť s ohľadom na zvýšené nebezpečenstvo v súvislosti
  - s horľavými materiálmi,
  - s praskaním skla v dôsledku mechanickej vibračnej energie.
- Počas prevádzky sa zariadenie zahrieva.
- Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie pri úprave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre ostat

- né príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnými lúčmi.
- Chorobopodné materiály spracovávajúte iba v uzavretých nádobách a s vhodnou odsávacou ventiláciou. S prípadnými otázkami sa obracajte na **IKA®**.
- Zariadenie **neuvádzajte** do chodu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré sa popisuje v kapitole "Príslušenstvo".
- Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá sieťová vidlica.
- Zariadenie odpojte od napájacieho napätia pred vybratím veka zo zariadenia pri nastavovaní uhla sklonu vibračného stola.
- Zariadenie neuvádzajte do prevádzky s otvoreným vekom.
- Zariadenie sa úplne odpojí od napájacieho napätia iba vytiahnutím vidlice zo zásuvky.
- Sieťová zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť ľahko prístupná.
- Po výpadku dodávky elektrickej energie sa **IKA® Rocker 3D basic** neuvedie znova samočinne do chodu. **IKA® Rocker 3D digital** sa po výpadku dodávky elektrickej energie v režime A neuvedie znova samočinne do chodu.

#### Na ochranu zariadenia

- Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.
- Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.
- Snímateľné diely zariadenia musia byť znova nasadené na zariadenie, aby sa vylúčila možnosť preniknutia cudzích telies, kvapalín atď.
- Vyhybajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo príslušenstva.
- Zariadenie sa môže prevádzkovať iba s originálnym zásuvným napájacím zdrojom

Lähtekeel: saksa



## Ohutusjuhised

### Teie kaitseks



**Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult läbi ja järgige ohutusnõudeid.**

- Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
- Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
- Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse vältimise eeskirju.
- Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava vahendi ohuklassile. Vastasel korral esineb oht, mis tuleneb:
  - vedelike pritsimises,
  - osade väljaviskamises
  - kehaosade, juuste, rõivaosade ja ehete vaheletõmbamisest.
- Setage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libisemis kindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale
- Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
- Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade võimalikke kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.



**Tähelepanu!** Loksuti ja korpuse vaheliste liukvate osade juures esineb muljumisoht.

- Asetage anumad kindlalt loksutile või valitud alusele või kandikule.

- Kinnitage lisaosad ja juurdekuuluvad anumad korralikult, vastasel korral võib seade raputusnõusid kahjustada või minema pilduda.
- Ühe raputusnõu kasutamisel asetage see keskele ja mitmete kasutamisel asetage need ühtlaselt.
- Laadige proovid seadmele vaid ühtlaselt.
- Laaditav mass ei tohi olla üle 2 kg. Arvestage maksimaalselt lubatud loksutusmasse.
- Ärge seadet liigutage ega transportige, kui see töötab või on vooluvõrku ühendatud.
- Vähendage pöörete arvu, kui
  - vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja,
  - seade töötab ebaühtlaselt,
  - seade ja/või pealepandud anumad hakkavad dünaamiliste jõude de tõttu liikuma.
- Seade ei sobi käsitsi kasutamiseks.
- Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb
  - kergesti süttivatest materjalidest,
  - klaasi purunemisest mehaanilise löögi tagajärjel.
- Töö käigus võib seade kuumeneda.
- Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötlemisest tingitud energia andmine on kindel. See kehtib ka teiste energi-aallikate, näiteks valguskiirguse puhul.

- Töödelge tervist kahjustavaid materjale vaid suletud anumates selleks ette nähtud tömbekapis. Küsimuste korral pöörduge palun IKA® poole.
- Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas, ohtlike ainetega ja vee all.
- Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on juttu peatükis "Lisaosad".
- Lisaosade monteerimiseks peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Lahutage seade vooluvõrgust, enne kui eemaldate seadmelt kaane loksuti kaldenurga seadistamiseks.
- Ärge käitage seadet lahtise kaanega.
- Vooluvõrgust saab seadet eemaldada üksnes toitekaablist või seadme pistikust tömmates.

- Pistikupesa peab vooluvõrguga ühendamiseks olema hõlpsasti kättesaadav ja ligipääsetav.
- Pärast vooluvarustuse katkestamist ei käivitu IKA® **Rocker 3D basic** iseeneslikult. IKA® **Rocker 3D digital** ei käivitu režiimis A pärast vooluvarustuse katkestamist iseeneslikult.

#### Seadme kaitseks

- Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.
- Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pingele.
- Eemaldatavad seadmeosad tuleb uuesti seadme külge paigaldada, et takistada võõrkehade, vedelike jne sattumist seadmesse.
- Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
- Seadet võib kasutada vaid originaalpistikuga.

Originaalvaloda: vācu



## Drošības norādes

### Jūsu drošībai



- **Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet lie tošanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādījumus.**

- Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
- Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
- Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba aizsardzības un negadījumu novēršanas noteikumus.
- Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši apstrādājamā materiāla bīstamības klasei. Pretējā gadījumā pastāv risks, jo var:
  - izšļakstīties šķidrums,
  - izslīdēt detaļas,
  - iekļerties ķermeņa daļas, mati, apģērba gabali vai rotaslietas.
- Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslīdošas, sausas un ugunsizturīgas virsmas.
- Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un tās aprīkojums nav bojāti. Neizmantojiet bojātas detaļas



- **Uzmanību!** Starp kratīšanas paliktņa un korpusa kustīgajām detaļām iespējams saspiešanas risks..

- Novietojiet stabili traukus uz kratīšanas paliktņa vai izvēlētās pamatnes, resp., paplātes.
- Rūpīgi nostipriniet iekārtas detaļas un uzstādītos traukus, jo pretējā gadījumā vibrējošie trauki var tikt sabojāti vai arī tie var izslīdēt.
- Vienu vibrējošo trauku novietojiet vidū, bet vairākus traukus izkārtojiet vienmērīgi.
- Izvietojiet paraugus ierīcē vienmērīgi.
- Ievietotais svars nedrīkst pārsniegt 2 kg. Ievērojiet maksimālo pieļaujamo kratīšanas svaru.
- Nekustīniet vai nepārvietojiet ierīci, kad tā atrodas darbībā vai ir pievienota pie strāvas tīkla.
- Samaziniet apgriezīgu skaitu, ja
  - pārāk liela apgriezīgu skaita dēļ no trauka izšļakstās viela,
  - iekārtas gaita ir nevienmērīga,
  - ierīce un/vai uzliktie trauki dinamisko spēku iedarbībā sāk pārvietoties.

- Iekārta nav piemērota manuālai lietošanai.
- Ņemiet vērā, ka
  - pastāv risks nonākt saskarsmē ar uzliesmojošām vielām,
  - mehānisko vibrāciju dēļ pastāv stikla saplīšanas risks.
- Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
- Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā radusies enerģija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem enerģijas rašanās veidiem, piemēram, gaismas stariem.
- Veselībai kaitīgus materiālus apstrādājiet tikai slēgtos traukos ar piemērotu vilkmes ventilāciju. Ja rodas jautājumi, vērsieties pie IKA®.
- **Nedarbiniet** iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar bīstamām vielām un zem ūdens.
- Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā "Aprīkojums" aprakstīto aprīkojumu.
- Aprīkojumu uzstādiet tikai tad, ja tīkls ir atvienots no strāvas.
- Pirms jūs neņemat no ierīces vāku, lai iestatītu kratīšanas paliktņa slīpuma leņķi, atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
- Nedarbiniet ierīci, kad vāks ir atvērts.
- Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, ierīces kontaktdakša jāizvelk no kontaktligzdas.
- Elektrotīkla pieslēguma kontaktlīgzdai ir jābūt viegli aizsniēdzamai un pieejamai.
- Pēc strāvas padeves pārtraukuma IKA® **Rocker 3D basic** neatsāk darboties automātiski. IKA® **Rocker 3D digital** pēc strāvas padeves pārtraukuma A režīmā neatsāk darboties automātiski.

### Ierīces drošībai

- Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.
- Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla spriegumam.
- Neņemamas detaļas atkal jāpievieno ierīcei, lai novērstu svešķermeņu, šķidrumu u. c. iekļūšanu tajā.
- Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.
- Ierīci drīkst ekspluatēt tikai ar oriģinālo kontaktdakšu.

## Saugos reikalavimai

### Jūsų saugumui



**Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos reikalavimų.**

- Naudojimo instrukciją laikykitės visiems prietaiso naudojimo vietose.
- Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
- Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.
- Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavojaus klasę, naudokite te atsmens apsaugos priemones. To nedarant, pavojų gali sukelti:
  - tyškantis skystis,
  - išsviedžiamos dalys,
  - gali būti užkabintos kūno dalys, plaukai, drabužiai ir papuošalai.
- Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, štabilaus, švaraus, neslidaus, sauso ir nedegaus pagrindo.
- Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas ir jo priedai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.



**Dėmesio!** Yra pavojus prispausti dėl judančių dalių tarp purtyklės ir korpuso.

- Saugiai padėkite indus ant purtyklės ar pasirinkto padėklo ar panelės.
- Gerai pritvirtinkite prietaiso priedus ir statomus indus, nes gali būti sugadinti arba išsviesti plakimo indai
- Vieną plakimo indą dėkite per vidurį, o kelis indus išdėliokite tolygiai.
- Pakraukite į prietaisą mėgintuvėlius tik tolygiai.
- Svoris neturi viršyti 2 kg. Atkreipkite dėmesį į maksimalų leistiną purtymo svorį.
- Nejudinkite ir neperneškite prietaiso, kai jis veikia ar yra prijungtas prie maitinimo tinklo.
- Apsukus sumažinkite, jei:
  - apdorojama priemonė dėl per didelių apskukų ištyška iš indo,

- judesiai tampa netolygūs,
- prietaisas ir (ar) ant jo uždėti indai dėl dinaminių jėgų ima slinkti.
- Prietaisas pritaikytas naudoti rankiniu būdu.
- Pavojų kelia:
  - degios medžiagos,
  - nuo mechaninės vibracinės energijos sudužęs stiklas.
- Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
- Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsiskirtų energija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos virsmams, pvz., patekus šviesos spinduliams.
- Ligas sukeliančias medžiagas perdirbkite tik uždaruose induose esant tinkamai ištraukiamajai ventilacijai. Iškilus klausimams prašom kreiptis į IKA®.
- **Nenaudokite** prietaiso sprogioje aplinkoje, su pavojingomis medžiagomis ir po vandeniu.
- Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus skyriuje "Priedai".
- Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo prieš nuimdami dangtį purtyklės pasvirimo kampui nustatyti.
- Nenaudokite prietaiso su nuimtu dangčiu.
- Nuo elektros tinklo prietaisą galima atjungti tik ištraukus elektros tinklo / prietaiso kištuką.
- Elektros tinklo lizdas turi būti greitai ir lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Nutrūkus maitinimui IKA® **Rocker 3D basic** pats nepasileidžia. IKA® **Rocker 3D digital** nutrūkus maitinimui režime A pats nepasileidžia.

### Norėdami apsaugoti prietaisą

- Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.
- Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.
- Kad nepatektų svetimkūniai, skysčiai ir pan., nuimamas dalis vėl uždėkite ant prietaiso.
- Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
- Prietaisą galima naudoti tik su originaliu tinklo maitinimo bloku.

## Инструкции за безопасност

### За Вашата защита



**Прочетете цялото ръководство за експлоатация преди да започнете работа с уреда и следвайте инструкциите за безопасност.**

- Пазете ръководството за експлоатация на достъпно за всички място.
- Имайте предвид, че с уреда трябва да работи само обучен персонал.
- Спазвайте инструкциите за безопасност, указанията, правилата за охрана на труда и техника на безопасност.

- Носете лични предпазни средства в съответствие с класа на опасност на обработваната среда. В противен случай съществува опасност от нараняване поради:
  - пръскане и изпарение на течности,
  - Изхвърляне на части,
  - захващане на части от тялото, косата, части от облеклото и накити.

- Поставете статива да стои свободно върху равна, стабилна, чиста, нехлъзвава, суха и огнеупорна повърхност.
- Крачетата на уреда трябва да са чисти и без повреди.
- Преди всяка употреба проверявайте уреда и принадлежностите за повреди. Не използвайте повредени части.



**Внимание!** Съществува опасност от прищипване при подвижните части между вибрационната платформа и корпуса.

- Поставете съдовете стабилно върху вибрационната платформа или върху избрано покритие например таблата.
- Закрепвайте добре принадлежностите, защото в противен случай съдовете, които използваме при вибриране, могат да бъдат повредени или изхвърлени.
- Поставяйте единични съдове, които използваме при вибриране в средата, а при повече съдове ги разполагайте равномерно.
- Разполагайте пробите равномерно върху уреда.
- Теглото на натоварване не бива да надвишава 2 kg. Съблюдавайте максимално допустимите тегла за разбъркване.
- Не движете и не транспортирайте уреда, докато работи или е свързан към мрежата.
- Намалете оборотите, ако
  - средата пръска извън съда поради твърде високите обороти,
  - се появи неравномерно въртене,
  - уредът и/или поставените отгоре съдове започнат да се местят под действието на динамичните сили.
- Уредът не е подходящ за ръчно управление.
- Отчитайте опасностите, свързани с
  - горими, запалимите материали,
  - счупване на стъкло поради механичната енергия на вибриране.

- Уредът може да се нагрее по време на експлоатация.
- Обработвайте само среди, които не реагират опасно на допълнителната енергия, произвеждана чрез обработката. Това важи и за енергия, произвеждана по друг начин, като напр. чрез светлинно облъчване.
- Обработвайте болестотворните материали само в затворени съдове и при подходящ аспиратор. За въпроси се обръщайте към IKA®.
- Не използвайте уреда във взривоопасна атмосфера, с опасни вещества и под вода.
- Безопасната работа е гарантирана само с принадлежностите, описани в раздел „Принадлежности“.
- Монтирайте принадлежностите само при изваден захранващ щепсел.
- Прекъснете електрозахранването на уреда, преди да махнете капака за настройка на ъгъла на наклон на вибрационната платформа.
- Не използвайте уреда с отворен капак.
- Изключването на уреда от електрозахранващата мрежа се извършва само чрез изваждане на захранващия щепсел от мрежата съответно от уреда.
- Контактът за свързване на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен.
- След прекъсване на електрозахранването IKA® **Rocker 3D basic** не се включва отново автоматично. След прекъсване на електрозахранването IKA® **Rocker 3D digital** не се включва отново автоматично в режим А.

#### За защита на уреда

- Уредът може да се отваря само от квалифициран персонал.
- Данните за напрежението върху типовата табелка трябва да съвпадат с мрежовото напрежение.
- Разглобяемите части на уреда трябва да се поставят обратно към него, за да се предотврати проникването на чужди тела, течности и др.
- Избягвайте удари по уреда или принадлежностите.
- Уредът може да се използва само с оригиналния захранващ адаптер.

Limba originală: germană



## Indicații de siguranță

### Pentru protecția dumneavoastră



**Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune și să respectați indicațiile de siguranță.**

- Пăstrați Instrucțiunile de utilizare într-un loc accesibil pentru întreg personalul.
- Asigurați-vă că numai personal instruit lucrează cu aparatul.
- Respectați indicațiile de siguranță, directivele și prevederile de protecția muncii și prevenire a accidentelor.
- Purtați echipamentul de protecție personal corespunzător clasei de pericol a substanțelor prelucrate. În plus, pot exista următoarele pericole:
  - stropirea cu lichide și inhalarea de vapori,
  - proiectarea în afară a unor piese,
  - prinderea unor părți ale corpului, părului, hainelor sau bijuteriilor.
- Аșezați stativul pe o suprafață plană, stabilă, curată, antiderapantă, uscată și rezistentă la foc.
- Picioarele aparatului trebuie să fie curate și nedeteriorate.
- Înaintea fiecărei utilizări, verificați ca aparatul și accesoriile să nu fie deteriorate. Nu folosiți piese deteriorate.



**Atenție!** Există pericol de strivire în zona componentelor în mișcare dintre platforma agitatoare și carcasă.

- Аșezați bine recipientele pe platforma agitatoare sau pe suportul ales, respectiv pe raft.

- Fixați bine accesoriile, în caz contrar existând pericolul de deteriorare sau de aruncare în exterior a recipientelor agitatoare.
- Аșezați un singur recipient pentru agitare în mijloc și mai multe recipiente în poziții simetrice.
- Încărcați aparatul cu probe doar în mod simetric.
- Greutatea de încărcare nu trebuie să depășească 2 kg. Respectați greutatețile maxime permise pentru agitatoare.
- Nu mișcați și nu transportați aparatul în timpul funcționării sau atunci când este conectat la rețeaua de alimentare.
- Reduceți turația dacă
  - datorită turației prea mari, sar stropi de substanță afară din recipient,
  - apar zgomote puternice în timpul funcționării,
  - aparatul și/sau recipientele аșezate încep să се deplaseze sub efectul forțelor dinamice.
- Aparatul nu се preтеазă pentru експлоатация в режим manual.
- Атенție la riscul provocat de
  - materialele inflamabile,
  - spargerea sticlei datorită енергії механике de agitare.
- În timpul funcționării, aparatul се poate încălзи.
- Prelucrați numai substanțe la care surplusul de energie аpăрут в timpul prelucrării este inofensiv. Acest lucru este valabil și в privința енергії produse și sub alte forme, de exemplu prin iradiere luminoasă.



- Prelucrați substanțe patogene numai în recipiente închise ferm și în condiții de ventilație corespunzătoare. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați **IKA®**.
- **Nu** utilizați aparatul în atmosferă explozivă, cu materiale periculoase sau sub apă.
- Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile descrise în capitolul „Accesorii”.
- Montați accesoriile numai când ștecherul este scos din priză.
- Înainte de a scoate capacul aparatului pentru reglarea unghiului de înclinare a platformei agitatoare, întrerupeți alimentarea cu energie a aparatului.
- Nu utilizați aparatul cu capacul desfăcut.
- Separarea aparatului de rețeaua de alimentare cu tensiune se realizează numai prin tragere de ștecherul de rețea sau ștecherul aparatului.
- Priza de alimentare a aparatului trebuie să fie ușor accesibilă.
- **IKA® Rocker 3D basic** nu repornește automat după o întrerupere a alimentării electrice. **IKA® Rocker 3D digital** nu repornește automat în modul A după o întrerupere a alimentării electrice.

*Pentru protecția aparatului*

- Aparatul va fi deschis numai de personal calificat.
- Tensiunea rețelei de alimentare trebuie să corespundă cu cea indicată pe plăcuța de tip.
- Componentele demontabile trebuie remontate pe aparat pentru a împiedica pătrunderea corpurilor străine, lichidelor etc..
- Evitați șocurile și loviturile asupra aparatului sau accesoriilor.
- Aparatul poate fi operat numai cu fișa de alimentare originală.





**IKA® - Werke GmbH & Co.KG**

Janke & Kunkel-Str. 10


D-79219 Staufen

Tel. +49 7633 831-0

Fax +49 7633 831-98

sales@ika.de

[www.ika.com](http://www.ika.com)

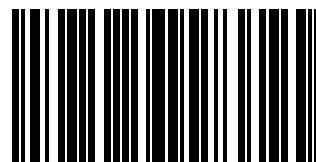

4431300b